

DISTIPLUS DS

Appareil compact pour la production d'eau déminéralisée

Pas de stockage : avec le DISTIPLUS DS vous avez la possibilité à tout moment d'avoir de l'eau pure déminéralisée. Débit de production instantanée: 50 litres/heure.

Qualité et contrôle : un conductivimètre analogique 220V permet de visualiser en permanence la qualité de l'eau produite.

Pas d'entretien : la cartouche de résines à usage unique est facilement remplaçable.

Installation simple et rapide : Fixer l'appareil au mur par 2 vis. Raccorder l'arrivée d'eau raccord 20/27mm au bas de la cartouche. Brancher la prise du conductivimètre. Ouvrir le robinet pour obtenir l'eau pure déminéralisée.

Désignation	DISTIPLUS DS
Matériau	Polyéthylène
Débit	50 L/h
Capacité d'échange (à 10°TDS)	450 litres
Qualité eau pure	0,1 – 20 µS / cm
Température maximum de l'eau	30 °C
Connexion électrique	230 V+T / 50–60 Hz, 10VA
Diamètre x hauteur	100 x 600 mm
Raccords	R¾" male
Poids (approx.)	3 kg

NOUVEAU !

Système de filtration innovant

Pas de fuite de résine



Désignation :	Référence :
Système de déminéralisation Distiplus DS	11042501
Cartouche de rechange Distiplus DS	11042601

Pour un renseignement, nous contacter :

ASD 5, rue Gutenberg - Z.I. La Marinière - 91070 BONDOUFLE
Tél : 01.64.97.27.80 - Fax : 01.69.36.32.60
Mail : contact@asd-labo.com - Web : www.asd-labo.fr