



# Captair 531 Midcap

Armoire ventilée à filtration sans raccordement

## Notice & Manuel d'utilisation



## Sommaire

Généralités.....	3
Avertissements de sécurité.....	3
Organisation de votre stockage.....	4
La garantie Erlab.....	6
Montage de l'appareil.....	7
Procédure de remplacement des filtres.....	9
Recommandations d'utilisation des filtres.....	11
Masses admissibles sur les étagères (kg).....	12
Nettoyage et entretien.....	12

## Généralités

**Choisir les armoires à filtration sans raccordement Captair Midcap, c'est choisir une protection efficace et responsable.**

Votre armoire est l'armoire de rangement idéale pour concilier protection respiratoire des utilisateurs et protection de l'environnement grâce à un système unique de recyclage d'air filtré au sein du laboratoire. Ceci est rendu possible par l'utilisation de filtres moléculaires à très haute efficacité qui piègent les gaz et les vapeurs toxiques. Ce processus de filtration permet de rejeter en sortie de filtre un air dépollué. Il permet par l'utilisation de la technologie de filtration Erlab de s'adapter aux types de produits rangés.

## Avertissements de sécurité

L'efficacité de votre appareil dépendra directement de la bonne utilisation et du suivi faits par les utilisateurs. Vous pourrez ainsi bénéficier tout au long du cycle de vie de votre armoire des avantages ergonomiques, économiques et écologiques qu'elle apporte à votre laboratoire.

Le programme **Erlab Safety Program (ESP)\*** a été établi pour garantir votre sécurité. Nous vous rappelons la nécessité de procéder à une validation des paramètres de sécurité avant toute première utilisation de cet appareil et en cas d'évolution du stockage de produits chimiques.

\* **erlab.evaliquet.com**

L'appareil fourni n'est pas destiné à être utilisé dans une atmosphère explosible.

Les filtres livrés avec cet appareil doivent être extraits de leurs emballages, correctement positionnés et adaptés au type de produits chimiques manipulés pour garantir la protection de l'utilisateur.

Erlab recommande de procéder régulièrement à des tests de défaut du filtre.

Les filtres neufs doivent être conservés dans leurs emballages, à plat et dans un endroit sec (voir recommandations fabricants).

Erlab recommande de tenir un cahier de contrôle propre à cet appareil qui fait état des agents chimiques stockés, de leur fréquence d'utilisation ainsi que des opérations liées à l'entretien de l'appareil.

## Organisation de votre stockage

Préalablement à la manipulation ou au stockage d'un produit chimique, il est impératif de **consulter son étiquette** ; celle-ci, informe sur la dangerosité des substances chimiques, mais aussi sur les principes de base de protection lors de la manipulation ou du stockage.

Parmi ces informations, les pictogrammes, reproduits ci-dessous sont des indications précieuses :



### EXPLOSIF

En contact d'une source d'énergie (flamme) ou d'un produit incompatible, peut provoquer une explosion  
Exemple: Nitrate d'ammonium (responsable de l'explosion d'AZF à Toulouse)



### COMBURANT

Substance qui va initier un incendie au contact d'un produit combustible  
Exemple: Peroxyde d'hydrogène



### CORROSIF

Produit pouvant attaquer les tissus ou certaines matières (verre, métal...)  
Exemple: Acides (Acide chlorhydrique) ou Bases concentrés (soude)



### NUISIBLE POUR LA SANTÉ

Substance dangereuse pour la santé  
Exemple: Formaldéhyde, Benzène



### DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Substance qui lorsqu'elle est dispersée dans l'environnement peut provoquer des dommages à la faune ou à la flore.  
Exemple: Hydrocarbures



### NOCIF / IRRITANT

Substance pouvant provoquer un danger pour la santé.  
Exemple: Acide Citrique



### BOUTEILLE DE GAZ SOUS PRESSION

Produit pouvant provoquer une explosion ou des brûlures  
Exemple: hydrogène



### TOXICITÉ AIGUE

Substance présentant de graves dangers pour la santé (Mutagène, Cancérogène ou Toxique pour la reproduction)  
Exemple: HCN Acide cyanhydrique



### INFLAMMABLE

En contact d'une source d'énergie (flamme) ou d'un produit incompatible (comburant), peut provoquer un incendie  
Exemple: Méthanol

Avant toute introduction d'un nouveau produit dans l'armoire, l'utilisateur doit vérifier sa compatibilité chimique avec les produits qu'elle contient déjà.

Ainsi, par exemple, dans la catégorie des produits corrosifs, il faut distinguer les acides et les bases: dans tous les cas, acides et bases doivent être séparés : la réaction d'un acide fort avec une base forte est fortement exothermique (dégage de la chaleur), ce qui peut conduire à des accidents graves (projection).

De manière non exhaustive nous rappelons ci-après quelques exemples d'incompatibilités chimiques connues :

- Ne pas stocker ensemble acides et bases
- Ne pas stocker ensemble oxydants et réducteurs
- Ne pas stocker ensemble produits comburants et produits inflammables
- Ne pas stocker ensemble produits corrosifs et produits inflammables

Dans une armoire, on rangera les flacons en verre contenant des liquides le plus bas possible de manière à limiter la hauteur d'écoulement lors d'un renversement accidentel.

Les armoires de rangement sont destinées à contenir les petites quantités de produits nécessaires au travail quotidien.

Les stocks doivent être rangés dans des réserves prévues à cet effet à l'extérieur du laboratoire.

Afin de faciliter l'organisation de votre stockage l'outil eValiQuest Armoires vous permettra de visualiser le rangement en adéquation avec vos produits stockés. **[evaliquest.erlab.com](https://evaliquest.erlab.com)**

## IMPORTANT :

Les armoires ne sont pas des armoires susceptibles de résister aux conséquences d'un incendie dans le laboratoire.

Le stockage éventuel de produits inflammables dans ce type d'armoire est donc effectué sous la seule responsabilité de l'utilisateur.

L'armoire doit être utilisée en intérieur, en position verticale sur ses patins.

Température d'utilisation ou de stockage : 15 à 30° C

Taux d'humidité maximum : 75 %

Rangement : produits chimiques nocifs et odorants.

## La garantie Erlab



### Enregistrement de votre produit

Bénéficiez du meilleur de la connectivité pour votre protection

### Obtenez jusqu'à 10 ans de garantie pour nos produits connectés

Pour bénéficier des garanties offertes par **Erlab**, vous devez impérativement enregistrer votre produit en ligne.

L'enregistrement du produit déclenchera automatiquement une année de garantie supplémentaire (en addition de la garantie d'un an mentionnée à nos Conditions Générales de Vente) ;

Connectez votre appareil : la connexion au réseau internet et son paramétrage pour l'échange des datas d'utilisation permet de bénéficier jusqu'à 10 ans de garantie. La garantie se renouvèlera successivement à compter de chaque changement des filtres et pour la durée définie du eValiQuest® et/ou le cas échéant à la fin de la durée d'utilisation des filtres ;

Pour bénéficier de la garantie supplémentaire offerte par Erlab, vous devez impérativement respecter les conditions ci-dessous.

La garantie sera applicable sous réserve du respect de nos Conditions Générales de Vente et les conditions suivantes:


- L'enregistrement et/ou la connexion de votre appareil devra être effectué dans les douze mois qui suivent l'achat du produit ;
- Le changement des filtres devra être effectué dans le délai défini par l'étude de votre application via le service eValiQuest® ou le cas échéant à la fin de la durée d'utilisation d'un filtre. Le numéro de série du filtre utilisé comme clef d'identification, valide cette condition, quel que soit le fournisseur de votre appareil (et/ou du filtre de remplacement les années suivantes);
- Les filtres de remplacement de l'appareil ainsi que les autres pièces détachées doivent avoir été fabriqués par Erlab.

Les consommables tels que les filtres et les capteurs de détection n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie.

531




## Armoire basse à portes coulissantes

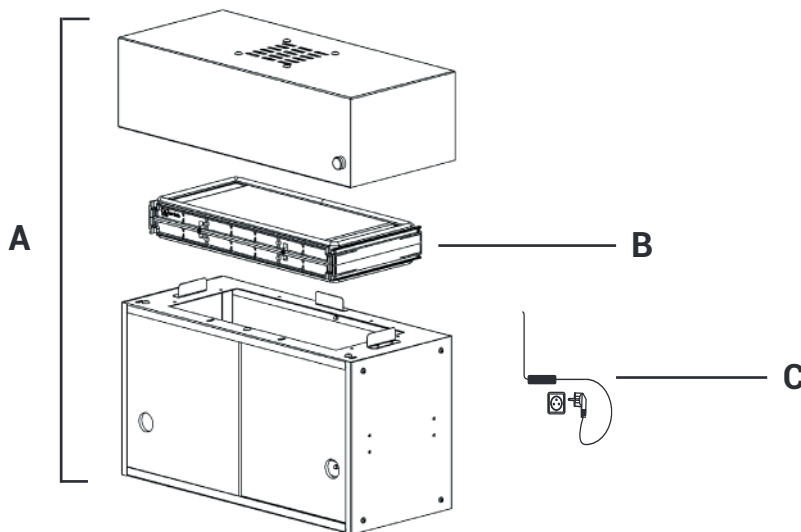


## Liste des pièces

<b>A</b>	Armoire basse		x1	AB062
<b>B</b>	Filtre		x1	H12011101 (AS) H12011201 (BE) H12011301 (F) H12011401 (K)
<b>C</b>	Alimentation externe		x1	EU = PIDELO76 + PIDELO851 USA = PIDELO80 GB = PIDELO90 CH = PIDELO106

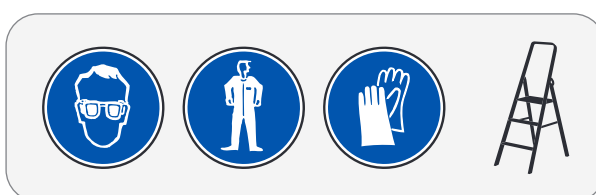


## Montage de l'appareil

1

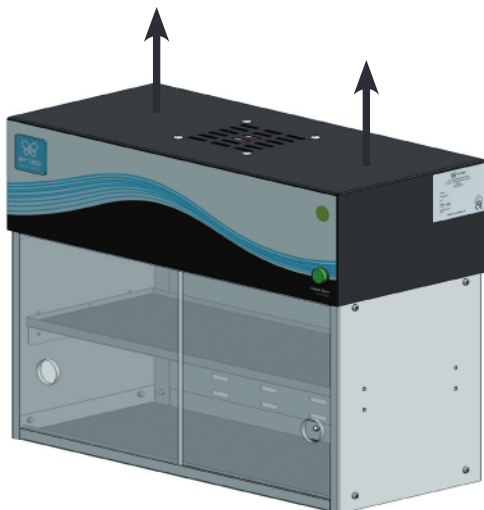


Soulever le carter de protection

2

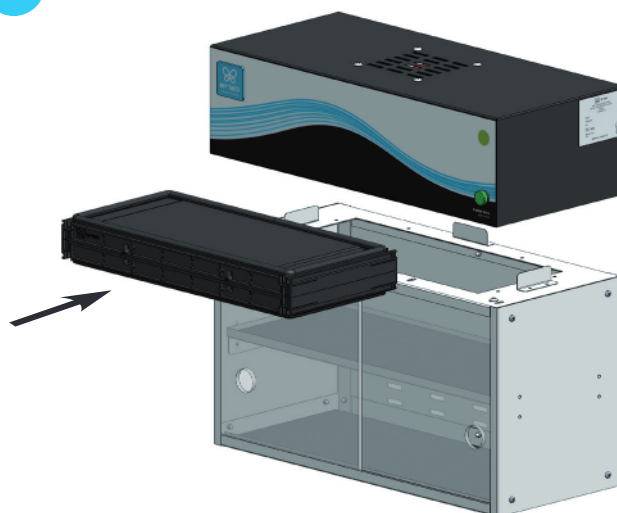


Insérer le filtre carbone au fond de l'armoire puis le poser

3

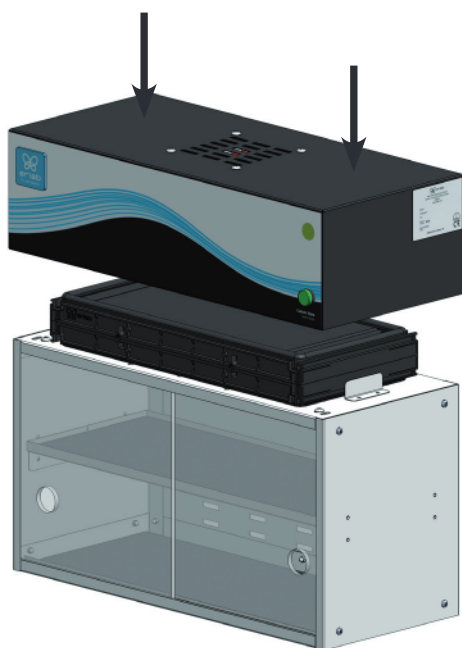

Replacer le carter de protection

4

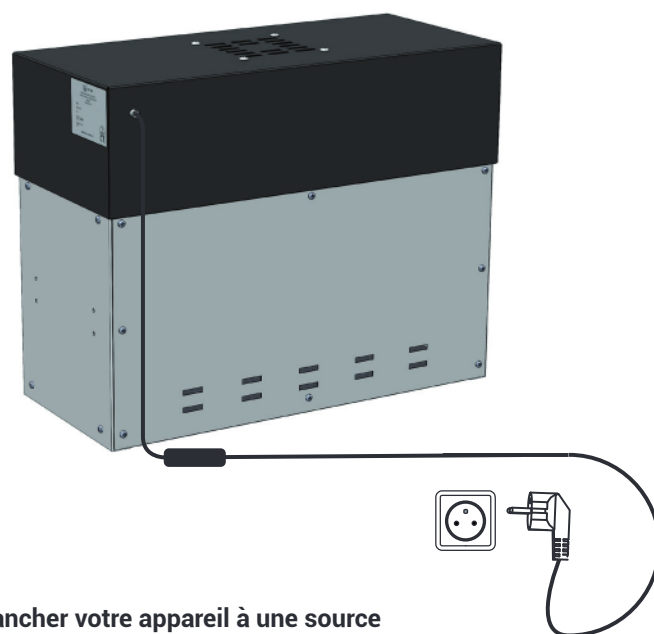


Brancher votre appareil à une source d'alimentation électrique



## Procédure de remplacement des filtres

Chaque filtre moléculaire est étiqueté comme suit.

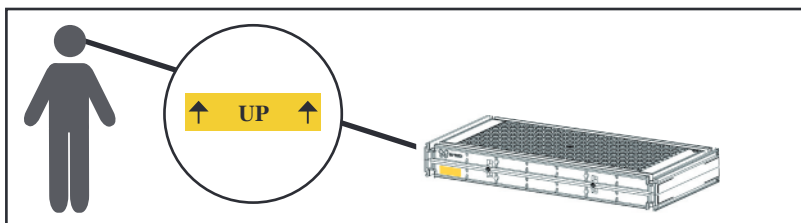

**Veillez à respecter ce marquage.**

**Le tableau ci-dessous récapitule les différents types de filtre carbone proposés par Erlab® et leur champ d'application.**


<b>Type AS</b>	Pour vapeurs organiques
<b>Type BE</b>	Pour vapeurs acides
<b>Type K</b>	Pour vapeurs d'ammoniaque
<b>Type F</b>	Pour vapeurs de formaldéhyde

## Mode opératoire

Pour ces opérations, il est fortement recommandé de porter l'équipement nécessaire à la protection de l'utilisateur ou du technicien de maintenance : lunettes, blouses et gants




1

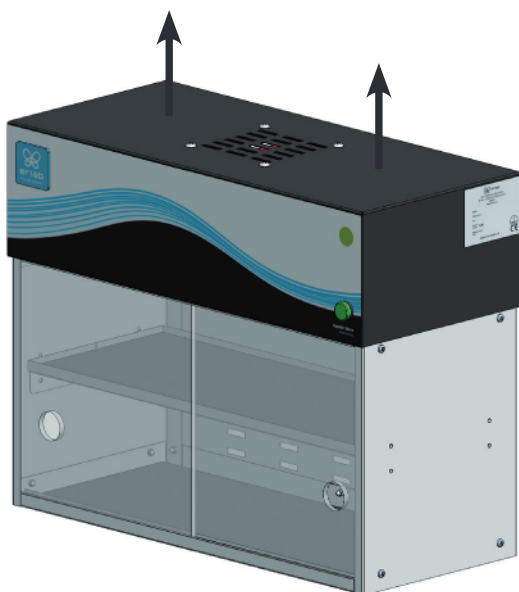


Débranchez la source d'alimentation puis soulever le carter de protection

2

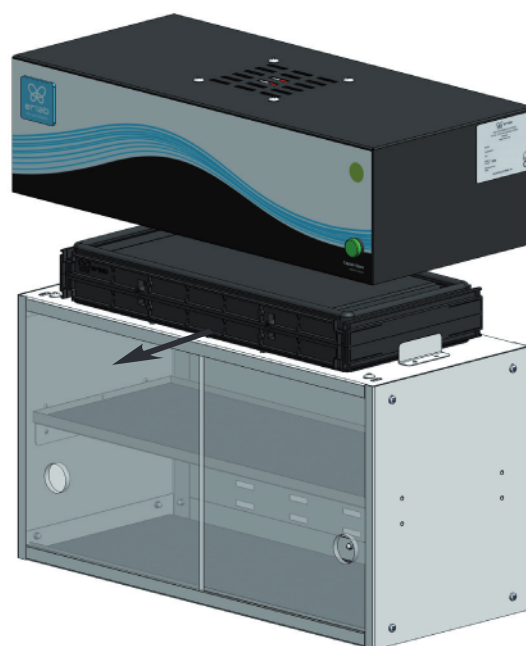


Sortir le filtre carbone de l'armoire

3

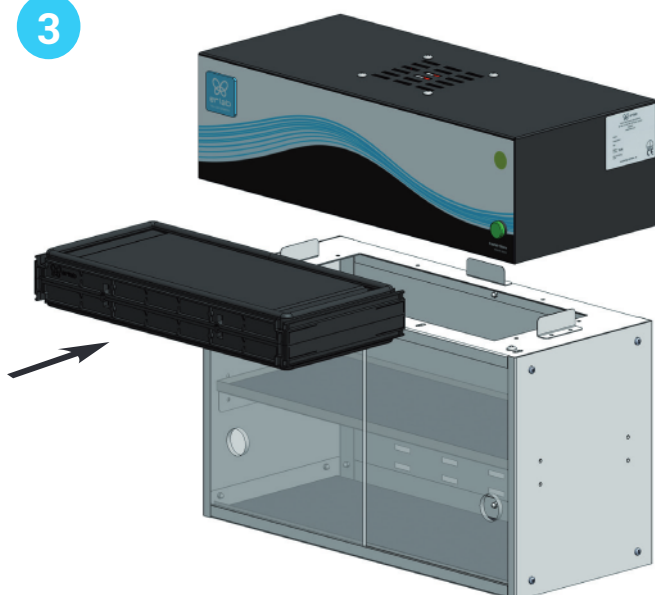

Insérer le filtre carbone neuf au fond de l'armoire puis le poser

4

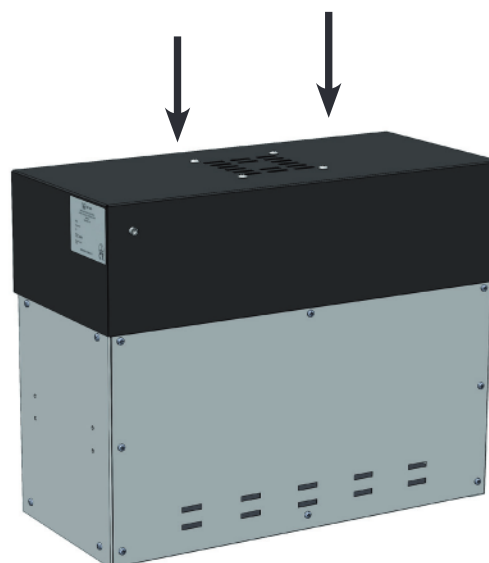

Replacer le carter de protection puis rebrancher l'appareil au secteur

## Recommandations d'utilisation des filtres

**Nous recommandons un remplacement annuel du filtre (utilisé 24h/24 et 7j/7).**

**ERLAB** propose, via son service global **Erlab Safety Program (E.S.P)**, incluant **eValiQuest**, une validation en 3 points de vos manipulations basée sur une analyse scientifique menée par les spécialistes de son laboratoire :

- Organisation du stockage
- Typologie(s) de filtre(s) à utiliser et configuration des colonnes de filtration (si nécessaire)
- Durée de vie prédictive des filtres moléculaires carbone activé

Comment fonctionne le service E.S.P ?

- Le client s'inscrit dans une démarche d'enregistrement de ces produits chimiques en se connectant sur **[www.evaliquest.erlab.com](http://www.evaliquest.erlab.com)**
- L'équipe de spécialistes du laboratoire Erlab analyse le questionnaire et émet un certificat **Valipass**

Ce certificat est apposé en usine sur les appareils neufs, il est renvoyé à nos clients par e-mail lors de la revalidation d'un appareil.

Y figurent la liste de produits manipulés issue du **eValiQuest**, les informations de traçabilité permettant un suivi d'utilisation de l'appareil et les méthodes de détection de défaut de la filtration des filtres moléculaires.

Pour garantir leur sécurité, nous invitons les utilisateurs qui n'auraient pas enregistré leurs produits dans l'interface **eValiQuest**, ou dont l'appareil ne présente pas de certificat d'usage **Valipass**, à contacter ERLAB ou leur distributeur habituel afin de procéder à une nouvelle validation d'usage de l'appareil concerné.

### **A défaut, et/ou en l'absence d'informations sur l'utilisation de l'appareil :**

ERLAB ne peut se prononcer sur une durée de vie prédictive du ou des filtres.

### **En tel cas, nous recommandons fortement :**

- **Le remplacement des filtres moléculaires au minimum tous les 12 mois, assorti de la mise en place d'un protocole de contrôle régulier de défaut des filtres (contactez-nous pour un conseil personnalisé sur ce point)**

## Masses admissibles sur les étagères (kg)

Version étagère
5 kg

## Nettoyage et entretien

### Vérification des éléments mécaniques

#### Parties acryliques :

Elles doivent être propres, la présence de traces blanches ou de projections indiquent l'utilisation plus ou moins intense d'acide (Acide Chlorhydrique) ou de produits rangés à chaud. La transparence des parois est un facteur d'entretien régulier de l'armoire.

#### Nettoyage de l'appareil :

Le nettoyage des cloisons de rangement est obligatoire et doit être fait de manière régulière. Il peut-être réalisé de plusieurs manières :

- à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau claire et d'un séchage à l'aide d'un papier absorbant doux et non abrasif.
- ou avec un produit neutralisant à PH neutre du commerce suivi d'un séchage à l'aide d'un papier absorbant doux et non abrasif.
- ou avec un produit lave vitres du commerce.

Parties métalliques revêtues : Elles doivent être inspectées et exemptes de traces de corrosion. Vérifiez qu'aucun liquide ne stagne dans les étagères à bac de rétention. Nettoyez les bacs de rétention si nécessaire.

