

Culture in vitro

**Ref :
115 022**

Benzylaminopurine (Cytokinine)

Français – p 1

Version : 8011

**Préparation de la solution d'hormones : B. A. P. (benzylaminopurine)
solution à 1 mg/L**

Dose pour 1 litre :

- Ouvrir le tube et verser le contenu dans un récipient d'un volume de 1 litre.
- Ajouter 5 mL d'alcool pour dissoudre l'hormone. Cette substance est fixée sur un support inerte soluble. Quand on ajoute l'alcool, l'hormone se dissout mais pas ce support. Il restera dans le fond du récipient et n'aura aucune influence sur la manipulation.
- Compléter à 1 litre avec de l'eau distillée.

On obtient ainsi une solution à 1 mg/L.

Précaution :

Les hormones sont des produits toxiques ou irritants. Se référer à l'étiquette et à la fiche de données de sécurité pour toute information concernant leur utilisation.

Utiliser impérativement des gants, masque et lunettes de protection pour manipuler les auxines.

Service après vente

Pour tous problèmes, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
0 825 563 563 *
** 0,15 € TTC/ min à partir d'un poste fixe*



Culture in vitro
Benzylaminopurine (Cytokinine)
Ref :
115 022



NOTES

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

