

Optique


Réf :
202 073

Français – p 1

Source 5 faisceaux 12V / 55 W

Version : 8111

1. Description

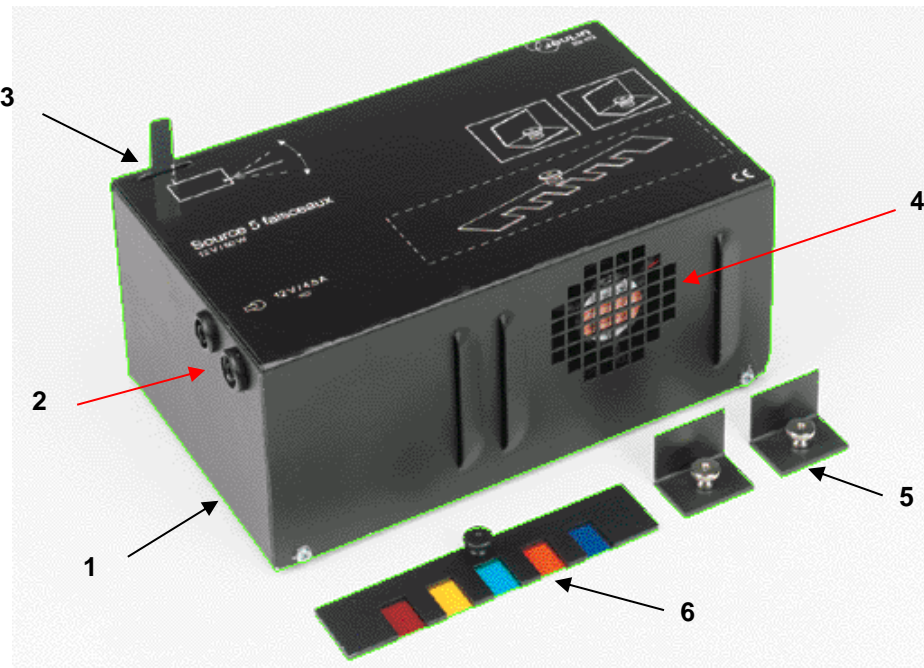

1. Semelle magnétique
2. Douilles de sécurité pour alimentation
3. Levier de réglage pour la focalisation des faisceaux
4. Ventilateur
5. Caches magnétiques

Accessoires conseillés (non fournis)

6. Filtre magnétique 5 couleurs **Réf. 202 087**
7. Alimentation F6F12 12 V / 5 A **Réf. 281 483**

La source 5 faisceaux est constituée d'un boîtier en tôle muni d'un ventilateur et de fentes d'aération assurant un excellent refroidissement. Une semelle magnétique permet l'utilisation sur tout type de tableau métallique.

Une ampoule de forte puissance 12 V / 55 W associée à un miroir de renvoi procure une bonne visibilité des faisceaux lumineux, sur plus de 1 mètre dans l'obscurité.

Les 2 caches magnétiques permettent d'obtenir au choix 1, 3 ou 5 rayons parallèles.

2. Mise en œuvre


Placer la source lumineuse sur une table, sur un support métallique ou sur un tableau métallique mural.

Mettre la source sous tension à l'aide d'une alimentation 12 V continue ou alternative : la source délivre alors 5 faisceaux parallèles.

Les 2 caches magnétiques (5) se positionnent devant les faisceaux lumineux en fonction de la configuration que l'on souhaite obtenir : 1 seul faisceau, 3 faisceaux serrés, 3 faisceaux écartés ou 5 faisceaux (pas de cache), voir ci-dessous.

Le levier de réglage (3) permet de régler l'intensité du faisceau lumineux : soit sur une distance supérieure à 1 mètre pour les expériences de démonstration, soit sur 30 cm pour des expériences de travaux pratiques.

Le filtre 5 couleurs (6), non fourni, se place sur la source au niveau de la sortie des faisceaux lumineux ; il permet de repérer chaque faisceau avec une couleur différente.

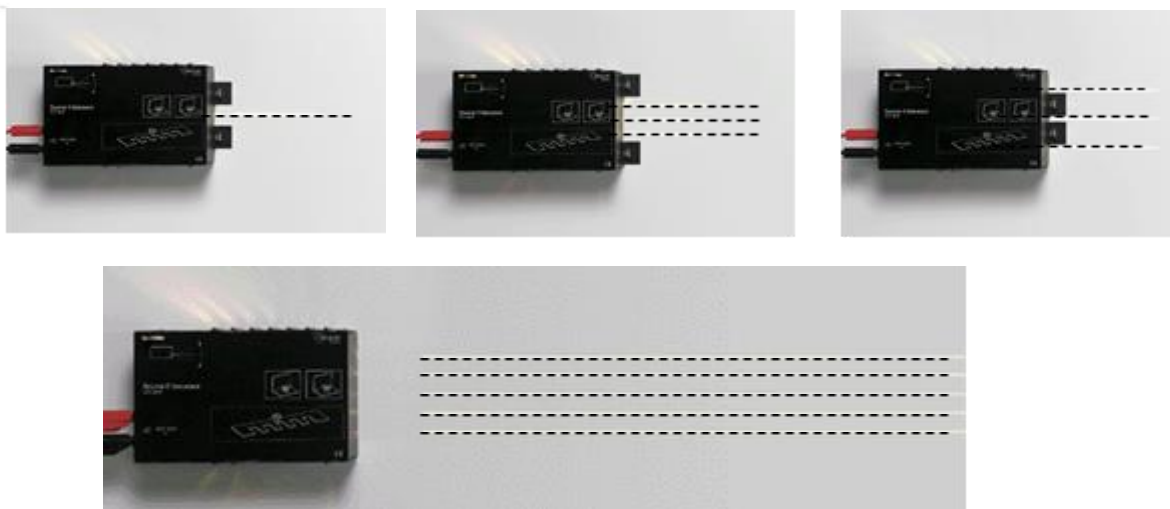

ATTENTION !!

**Cette source 5 faisceaux est fragile !! Manier avec précaution.
Ne pas faire tomber - Ranger dans un endroit propre et sec.**

3. Caractéristiques techniques

Alimentation : 12 V alternatif

Intensité maxi. : 4,5 A

Douilles de sécurité : Ø 4 mm

Ampoule : 12 V / 55 W

Largeur des 5 faisceaux : 70 mm

Espacement entre faisceaux : 17 mm

Dimensions : 120 x 195 x 105 mm

Masse : 1,2 kg

Garantie : 2 ans

Rechange

Ampoule halogène 12 V / 55 W réf. 202 088

Pour réaliser le changement d'ampoule, démonter les vis de chaque côté de la source et retirer le capot supérieur. Débloquer le clip de maintien, retirer l'ampoule, placer la nouvelle ampoule, remettre le clip puis le capot.

4. Service après-vente

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE, composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.

** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France

Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux