

Propriété de la matière

Loi des gaz

Réf :
252 047

Français – p 1

Ensemble Pression Volume

Version : 8109

1. Présentation

En admettant que la température est constante, l'objectif de ce produit est de mettre en évidence la loi de Boyle-Mariotte de manière qualitative explicitant la relation de proportionnalité entre la pression P et le volume V

L'ensemble Pression Volume permet de comprimer l'air contenu dans une seringue graduée de 50 ml tout en mesurant sa pression sur un manomètre gradué jusqu'à 5 bars.



Un robinet 3 voies permet :

- de régler le volume d'air à comprimer (mise en communication de l'air extérieur avec l'intérieur de la seringue)
- de maintenir la pression mesurée par le manomètre sans continuer d'exercer la pression sur le piston (fermeture de la communication entre la seringue, l'air extérieur et le manomètre).

2. Composition

- 1 seringue graduée 60 ml,
- 1 vanne 3 voies pour la circulation d'air et le maintien de la pression,
- 1 tube,
- 1 manomètre gradué jusqu'à 5 bars (compression et détente).

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE, composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.

** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France

Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux