

Mesure physique

Sons

**Réf :
351 020**

Français – p 1

Version : 2110

Sonomètre JLS5



1. Caractéristiques

Gamme de mesure : de 40 dB à 130 dBA dans la plage de fréquence de 31,5 Hz à 8 KHz.

Affichage : sur 4 chiffres avec une résolution de 0,1 dB.

Microphone : type électret à condensateur 0,5 pouce

Rafraîchissement de la mesure toutes les 0,5 secondes.

Précision : $\pm 3,5$ dB @ 1 kHz à 94 dB (conditions de référence)

Alarme : "OVER" s'affiche si la mesure dépasse 130 dBA

Coupure automatique : l'appareil se coupe automatiquement après 15 minutes sans utilisation.

Alimentation : pile ou batterie rechargeable 9 V (type 6F22).

Température d'utilisation : 0 à 40 °C avec une humidité relative comprise entre 10 et 90 %

Température de stockage : -10 à 60 °C avec une humidité relative comprise entre 10 et 75 %


Altitude d'utilisation : jusqu'à 2000 mètres

Dimensions : 210 x 55 x 32 mm

Poids : 135g (incluant la pile)

Étalonnage : cet appareil est réglé en usine et ne possède pas de fonction étalonnage accessible à l'utilisateur.

2. Utilisation

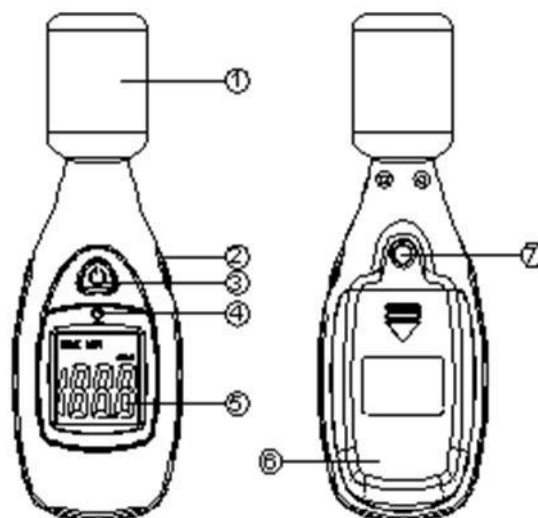

- ① Mousse de protection contre le vent & micro
Si la vitesse du vent est supérieure à 10 m/s, il est recommandé de placer la mousse de protection
- ② Bouton **MIN / MAX**
Un appui sur ce bouton permet de mémoriser les valeurs MINI ou MAXI de la mesure, un appui supplémentaire va autoriser à nouveau une mesure dynamique instantanée.
- ③ Bouton **Marche/Arrêt** de l'appareil.
- ④ Capteur d'allumage du **rétro-éclairage** : allume et éteint automatiquement le rétro-éclairage selon la luminosité ambiante.
- ⑤ Affichage LCD.
A noter que l'indication "**BAT**" s'allume sur l'affichage lorsque la tension de pile est insuffisante.
- ⑥ Couvercle du **casier à pile**
- ⑦ Écrou pour **trépied**

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

