

Ex.A.O

Bouchon adaptateur pour sonde

Data logging

Adapter plug for probe

Réf :
453 162

Bouchon adaptateur pour sonde
Adapter plug for probe

Français – p 1

English – p 3

Version : 1203

1. Description

Le bouchon adaptateur permet le maintien de tout type de sonde dont le diamètre est compris entre 12 mm et 22 mm.

Les sondes de diamètre 12 mm peuvent être insérées directement.

Pour les sondes de diamètre supérieur à 12 mm, le bouchon doit être découpé au diamètre souhaité.

2. Utilisation

Procéder de la manière suivante : (L'exemple ci-dessous est fourni pour une sonde de diamètre 15,1 mm)

- 1) Introduire la sonde dans le bouchon adaptateur.



- 2) Repérer la zone de butée à l'aide de vos doigts



- 3) Découper, à l'aide de ciseaux, le bouchon au niveau du repère



- 4) Introduire la sonde dans le bouchon pour vérifier le bon maintien de celle-ci



3. Service après-vente

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*

1. Description

The adapter cap is used to hold any type of probe with a diameter between 12 mm and 22 mm

The 12 mm diameter probes can be inserted directly.

For probes with a diameter greater than 12 mm, the cap must be cut to the desired diameter.

2. Use

Proceed as follows : (The example below is provided for a 15.1 mm diameter probe.)

- 1) Insert the probe into the adapter plug



- 2) Locate the stop zone using your fingers



- 3) Cut out, using scissors, the stopper at the mark



- 4) Insert the probe into the cap to check that it is properly maintained



3. After-sales service

It must be sent back to our workshops.

For any repairs, adjustments or spare parts please contact:

JEULIN – TECHNICAL SUPPORT

468 rue Jacques Monod

CS 21900

27019 EVREUX CEDEX FRANCE

+33 (0)2 32 29 40 50



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour la France métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE, composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.

** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France

Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux