

Ex.A.O.

Capteur Foxy/Tooxy/AirNeXT


**Réf :
482 045**

Français – p 1

Version : 8110

Capteur Teslamètre

1. Généralités

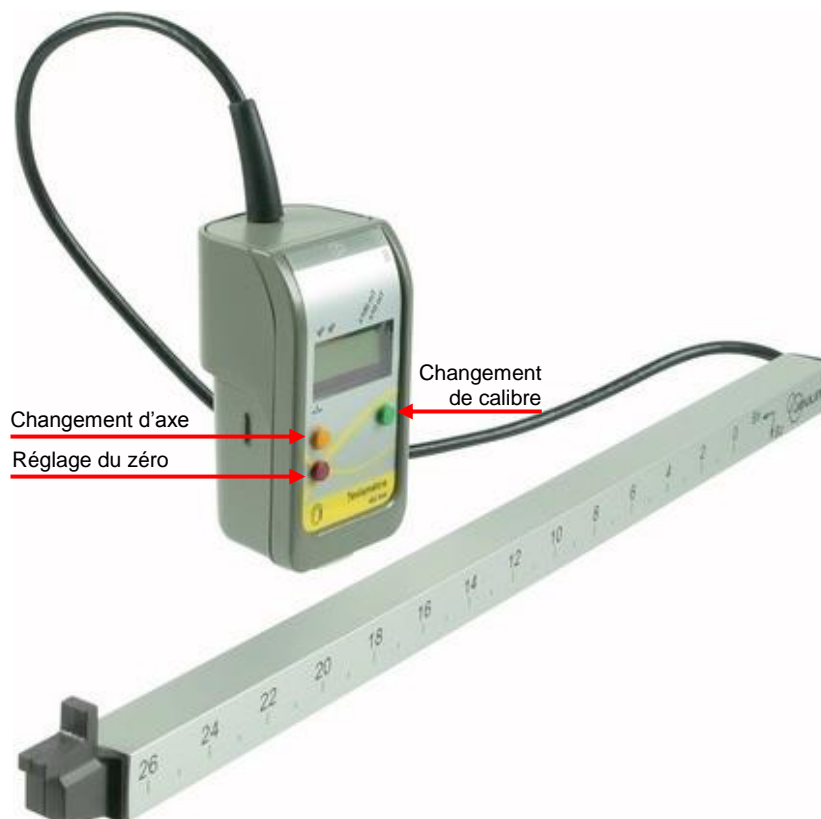

Ce capteur mesure la valeur du champ magnétique selon deux axes de 0,01 mT jusqu'à 100 mT. Il s'utilise avec les consoles Foxy, Tooxy et AirNeXT.

Ce capteur peut être utilisé pour de l'acquisition de données ou pour une lecture directe de la mesure grâce à l'afficheur.

Connexion du capteur à la console :

- Présenter le capteur face au connecteur de la console.
- Glisser le capteur en suivant le guide de la console.
- Enfoncer jusqu'au clic.

Utilisation en mode mesure :

Le changement de calibre se fait avec le bouton vert. On passe ainsi de 10 mT à 100 mT.

Le passage d'un axe à l'autre se fait en appuyant sur le bouton orange

Pour le réglage du zéro :

- Faire un **appui long** sur le bouton rouge
- Une flèche au-dessus de l'indication
- Patienter quelques secondes
- Faire un **appui court** sur le bouton rouge



La valeur est maintenant fixée à zéro. Pour chaque changement de calibre, un nouvel étalonnage doit être fait.

Utilisation en mode connecté :

Les boutons deviennent inactifs et tout le paramétrage se fait via le logiciel.

2. Caractéristiques techniques

Type de mesure : intensité du champ magnétique

Nombre de voie : 2 (selon x et y)

Nombre de calibre : 2 (± 10 mT et ± 100 mT)

Précision de la mesure : 1 %

Nombre de décimales affichées (mode mesure) : 1

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans.

Pour tous réglages, contacter le **Support Technique** au **0 825 563 563**.

Le matériel doit être retourné dans nos ateliers et pour toutes les réparations ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN – S.A.V.
468 rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*



Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.
** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr



Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediatly to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr
International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr
SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux