

**Ex.A.O**

Capteur sans fil REDY

***Data logging***

*REDY Wireless Sensor*

Réf :  
488 029

Français – p 1

English – p 20

Version : 2212

***Capteur Ampèremètre TRMS REDY***  
***TRMS Current Sensor REDY***


## Table des matières

1. Contenu .....	2
2. Description.....	2
3. Première utilisation .....	3
4. Mise en route.....	3
5. Utilisation du capteur en mode connecté à un ordinateur Windows .....	3
5.1 Installation du logiciel Redy pour Windows .....	3
5.2 Connexion du capteur au logiciel .....	3
5.3 Modification de l'adresse du capteur .....	4
5.4 Réaliser une acquisition en fonction du temps .....	5
6. Utilisation du capteur en mode Bluetooth sur Tablette.....	8
6.1 Installation de l'application Redy pour Tablette .....	8
6.2 Connexion du capteur à la tablette en Bluetooth .....	8
6.3 Paramétrage de l'acquisition en fonction du temps .....	10
6.3.1 Paramétrage de la mesure d'intensité .....	10
6.3.2 Paramétrage du facteur temps.....	10
7. Utilisation du capteur en mode Enregistreur .....	12
7.1 Paramétrage du mode enregistreur à l'aide d'un ordinateur .....	12
7.2 Récupérer les points enregistrés sur l'ordinateur .....	14
7.3 Paramétrage du mode enregistreur à l'aide d'une tablette.....	16
7.4 Récupérer les points enregistrés sur la tablette.....	18
8. Caractéristiques techniques .....	20

## 1. Contenu

- 1 capteur Ampèremètre TRMS REDY
- 1 câble USB Type C
- 1 housse de protection

## 2. Description

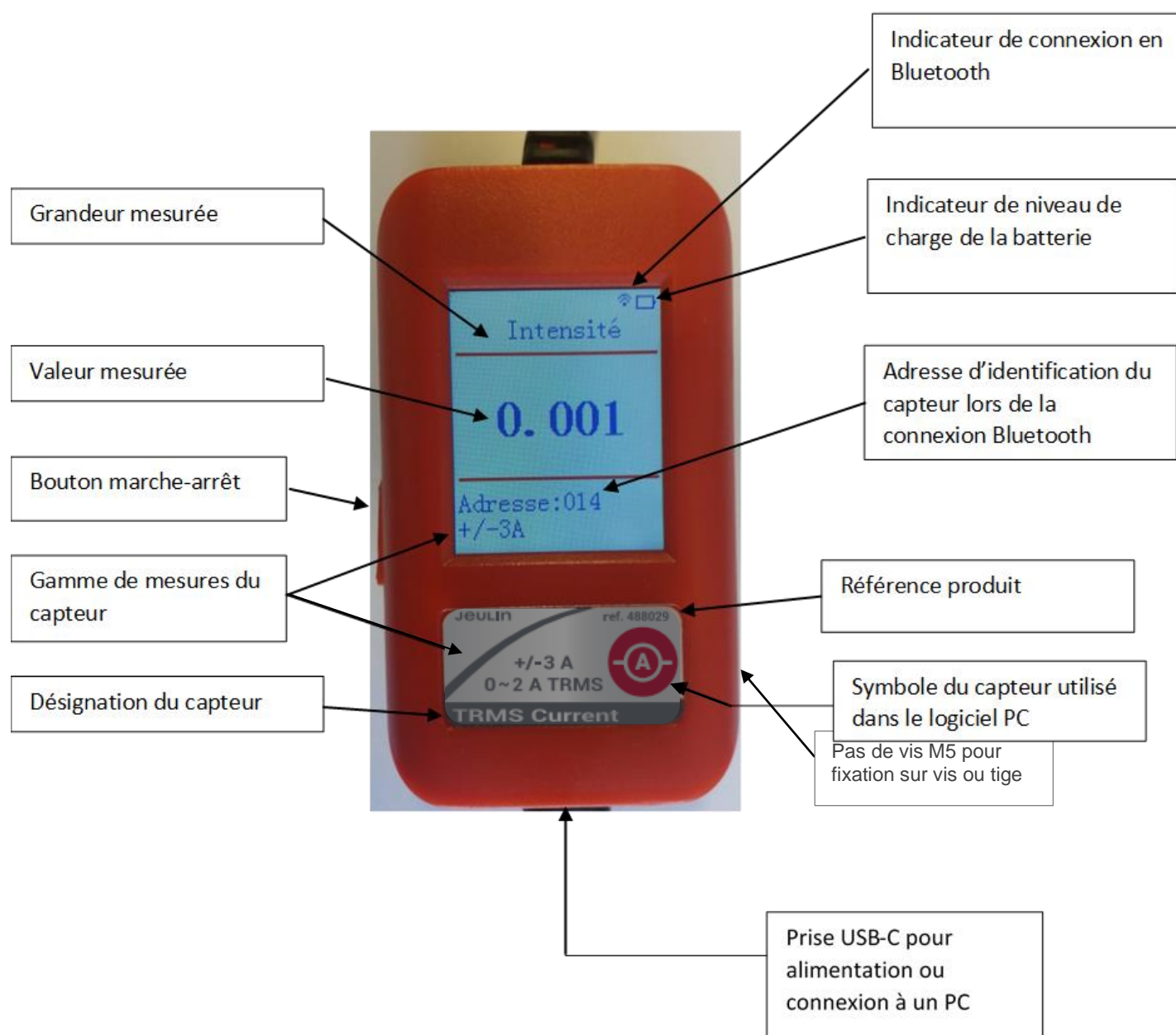

### 3. Première utilisation

A la réception de votre capteur, et avant la première utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie.

A l'aide du câble USB-C fourni, connecter le capteur à une prise USB d'un ordinateur, ou à une prise de courant via un chargeur secteur universel (tel que le chargeur secteur USB réf. 805819, non fourni).

Prévoir avant chaque TP, la mise en charge complète de l'appareil.

L'autonomie de la batterie varie en fonction des conditions d'utilisation et du nombre de mesures et est prévue pour assurer une séance de TP complète.

### 4. Mise en route

Appuyer sur le bouton marche-arrêt.

L'appareil s'allume. La valeur mesurée apparaît à l'écran.

Votre appareil est prêt à l'emploi.


### 5. Utilisation du capteur en mode connecté à un ordinateur Windows

#### 5.1 Installation du logiciel Redy pour Windows


Le logiciel Redy pour windows est téléchargeable sur le site internet de Jeulin.

#### 5.2 Connexion du capteur au logiciel

- Connecter le capteur à une prise USB de votre ordinateur.
- Allumer le capteur en appuyant sur la position I, du bouton marche-arrêt.
- Lancer le logiciel Redy for Windows en double-cliquant sur l'icône présente sur le bureau de l'ordinateur.

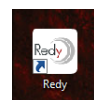

Le capteur est automatiquement reconnu. Son symbole de représentation apparaît dans la liste des capteurs du logiciel :

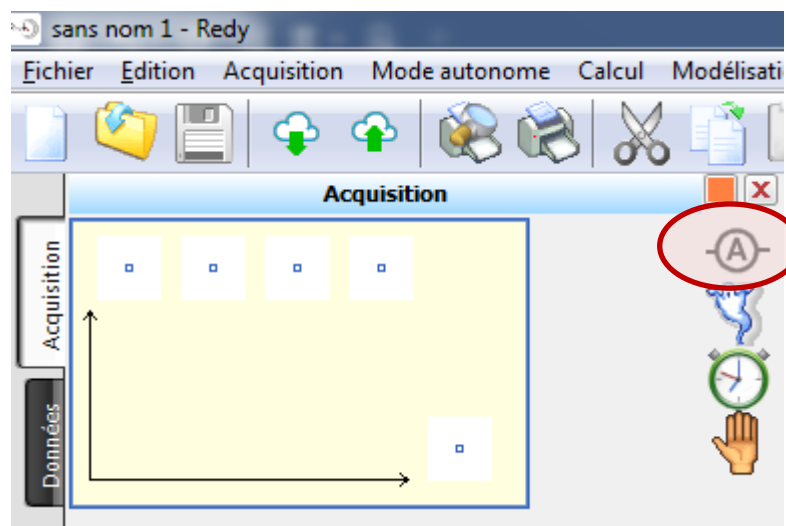


### 5.3 Modification de l'adresse du capteur

Dans le cas d'utilisation de plusieurs capteurs de même nature (plusieurs voltmètres, plusieurs capteurs éthanol, ...), il faudra vérifier que chaque capteur dispose d'une adresse différente afin qu'ils puissent tous être reconnus indépendamment.


Si les adresses sont similaires (visibles sur l'écran du capteur, allumé), il conviendra de la modifier dans le logiciel Windows.

Pour cela, après avoir connecté le capteur sur un port USB de l'ordinateur, puis lancé le logiciel :


- Aller dans **Outils > Options ...**

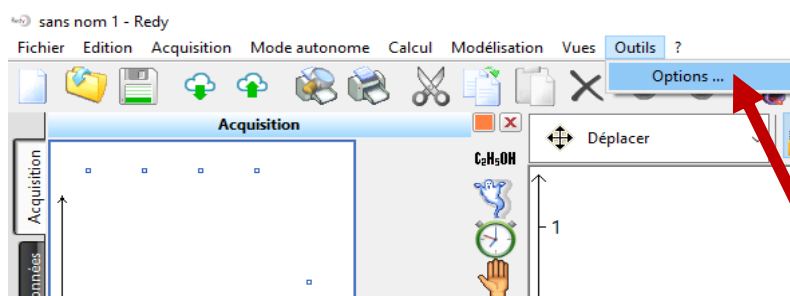

- Aller dans l'onglet **Redy**

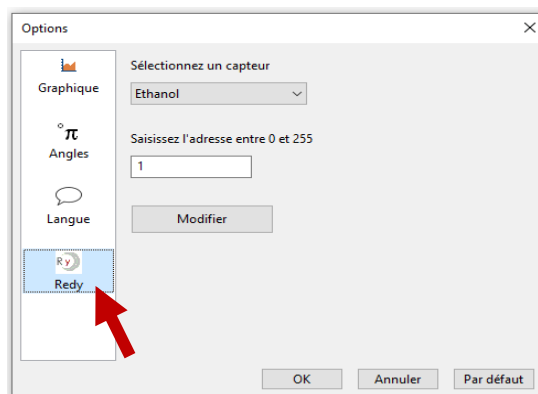


- Sélectionner le capteur à modifier, renseigner une adresse comprise entre 0 et 255, puis cliquer sur **Modifier**

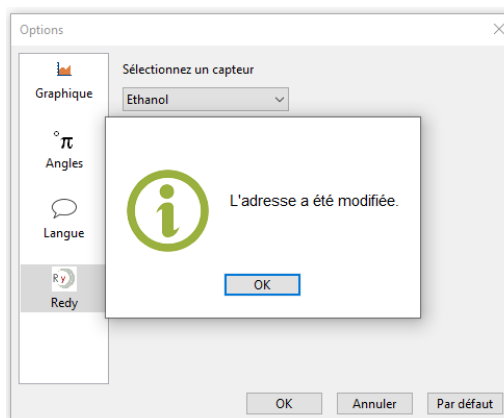


## 5.4 Réaliser une acquisition en fonction du temps


Pour réaliser une acquisition avec le capteur, glisser- déposer l'icône du capteur, en ordonnée à l'aide de la souris :

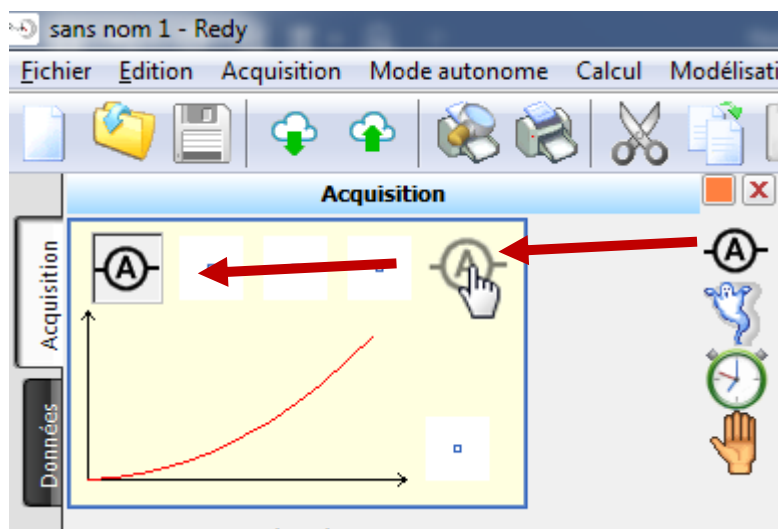


L'ensemble des indications relatives au capteur apparaissent alors sous le graphique :

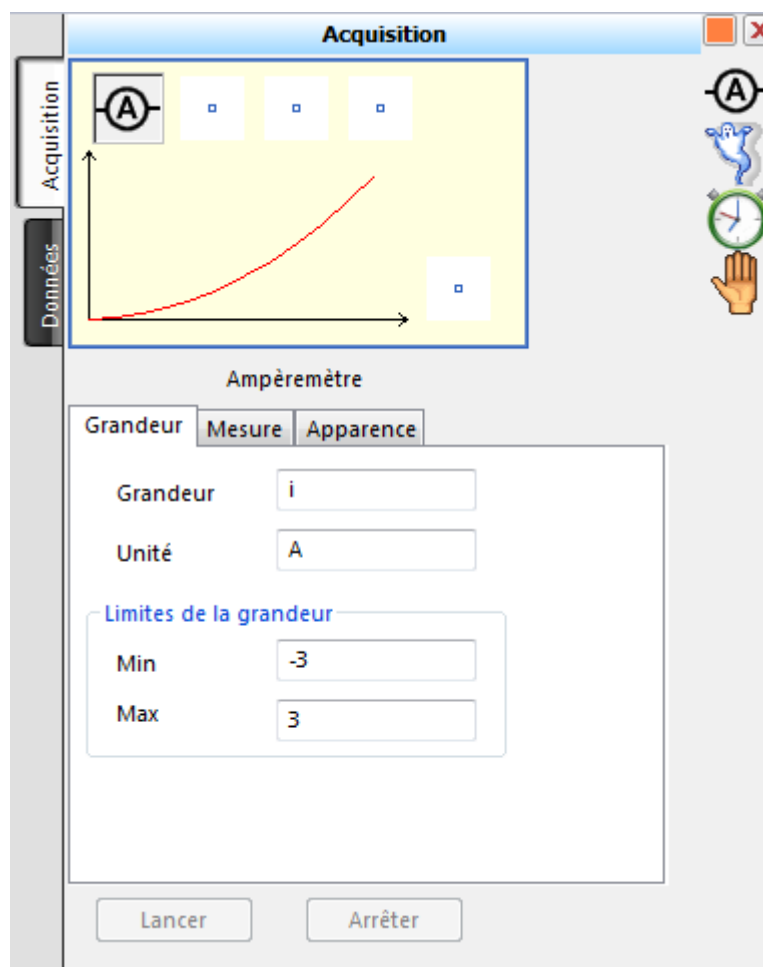


En cliquant sur l'onglet Mesure, la valeur mesurée par le capteur apparaît à l'écran :

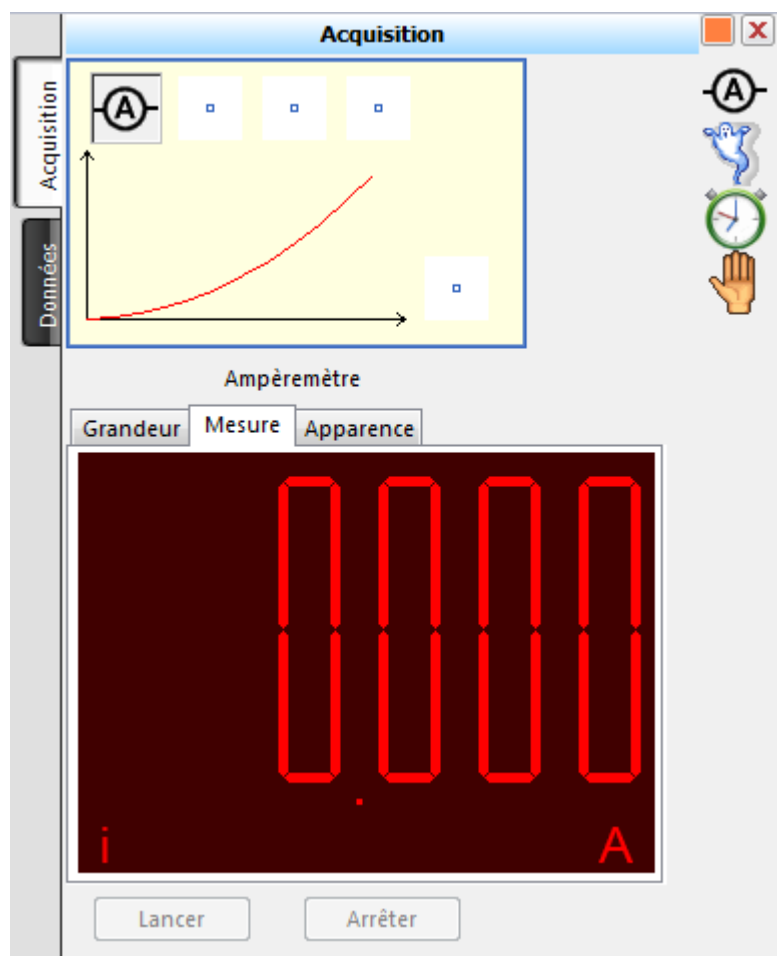

Il reste à paramétrer le temps, en glissant-déposant l'icône du chronomètre en abscisse dans le graphique, comme ci-dessous :

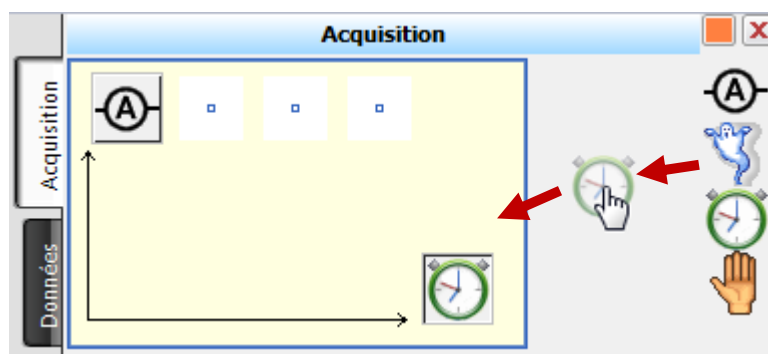

L'ensemble des indications relatives au paramétrage du temps d'acquisition apparaissent alors sous le graphique :

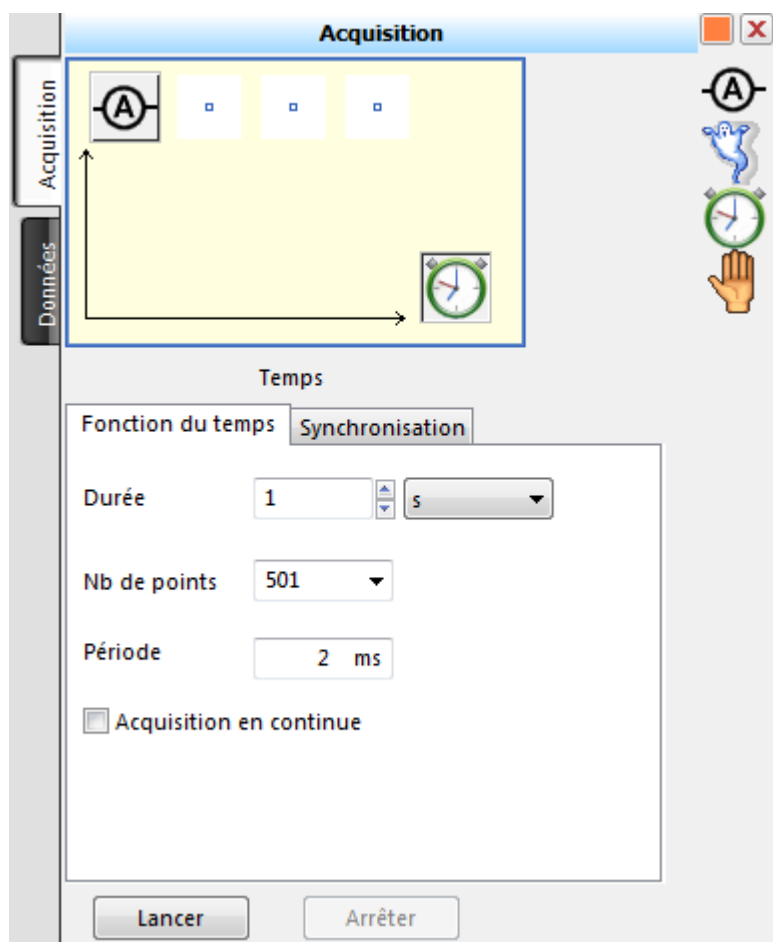

L'utilisateur peut alors à sa guise, modifier la durée d'acquisition et/ou le nombre de points.  
Une fois les paramétrages terminés, démarrer l'acquisition en cliquant sur le bouton « Lancer » (voir ci-dessus).




## 6. Utilisation du capteur en mode Bluetooth sur Tablette

### 6.1 Installation de l'application Redy pour Tablette


L'application Redy est gratuite et disponible sur Google Play ou l'App Store.

### 6.2 Connexion du capteur à la tablette en Bluetooth

- Allumer le capteur en appuyant sur la position I, du bouton marche-arrêt.
- Sur votre tablette, lancer l'application Redy, en appuyant sur l'icône :

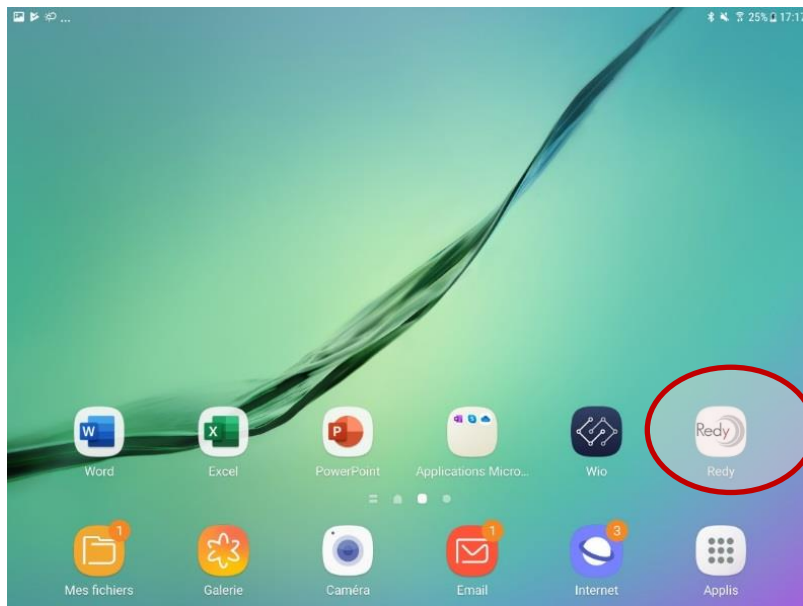


- L'application se lance et vous invite à connecter un capteur :

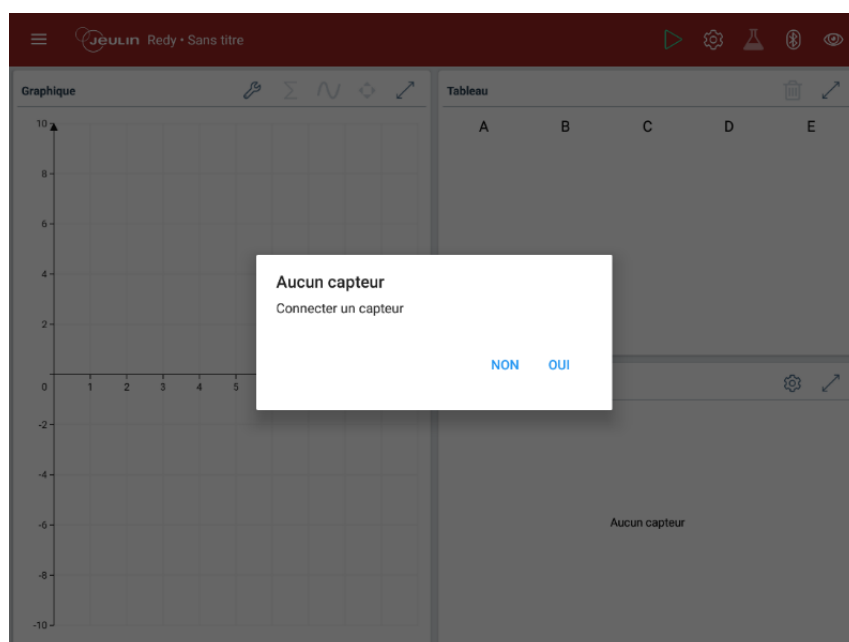

- Appuyer sur oui.

L'espace de gestion des capteurs s'ouvre alors automatiquement dans l'application.

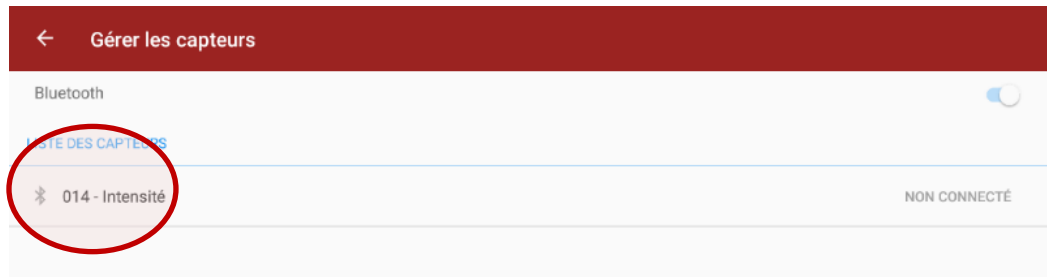


Le capteur apparaît alors dans la liste des capteurs.


Afin de vous assurer que le capteur souhaité est reconnu, vous pouvez vérifier que le numéro d'adresse, noté sur l'écran du capteur et celui apparaissant dans la liste des capteurs de l'application, correspondent.

Ce numéro d'adresse est unique pour chaque capteur.


*Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit du 014.*

- Lancer la connexion en appuyant sur le capteur souhaité dans la liste. Une icône temporaire apparaît, puis l'application confirme que le capteur est connecté lorsque les indications ci-dessous apparaissent à l'écran :

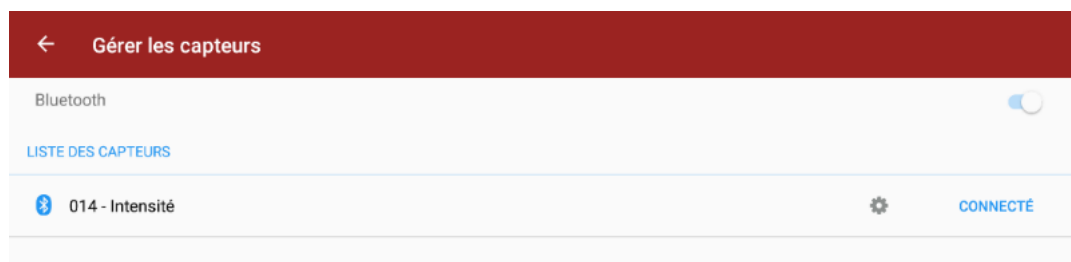


Noter l'apparition du sigle Bluetooth  près du nom du capteur, ainsi que le message « Connecté » en bout de ligne.

- Revenir à l'écran principal en appuyant sur la flèche de retour :

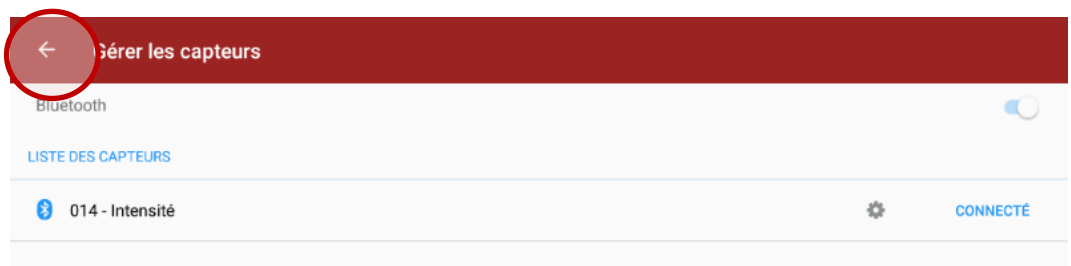

La valeur, lue par le capteur, apparaît dans l'écran multimètre, placé par défaut dans la partie en bas à droite de l'écran :

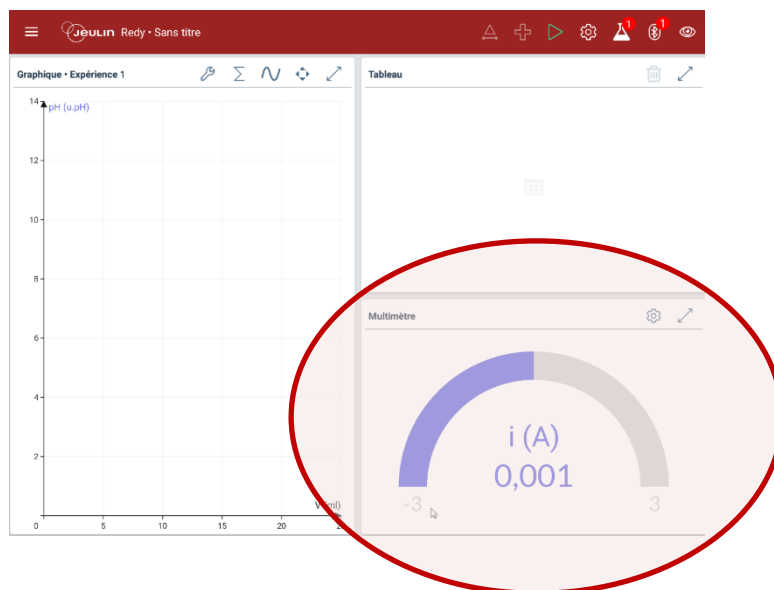


## 6.3 Paramétrage de l'acquisition en fonction du temps

### 6.3.1 Paramétrage de la mesure d'intensité


L'activation du capteur, détaillée dans le chapitre précédent, sélectionne automatiquement celui-ci pour une acquisition. Aucune autre action de paramétrage supplémentaire n'est donc nécessaire.

### 6.3.2 Paramétrage du facteur temps


Cliquer sur l'icône Paramètre de l'écran principal :

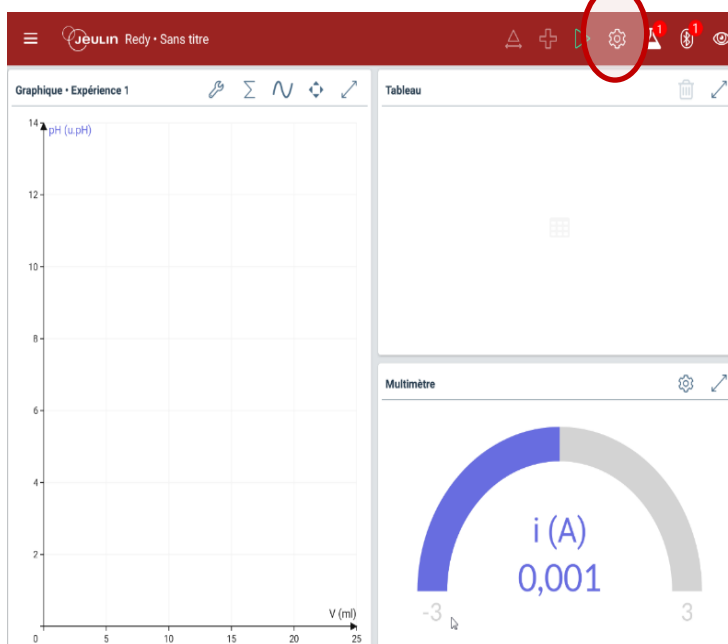


Puis dans la fenêtre Acquisition, sélectionner Temps :

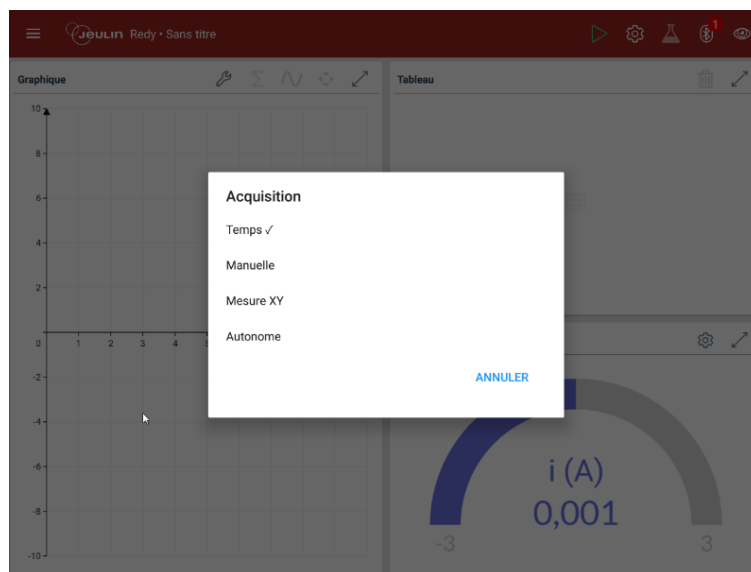


L'utilisateur peut alors à sa guise, modifier la durée et l'unité de temps.

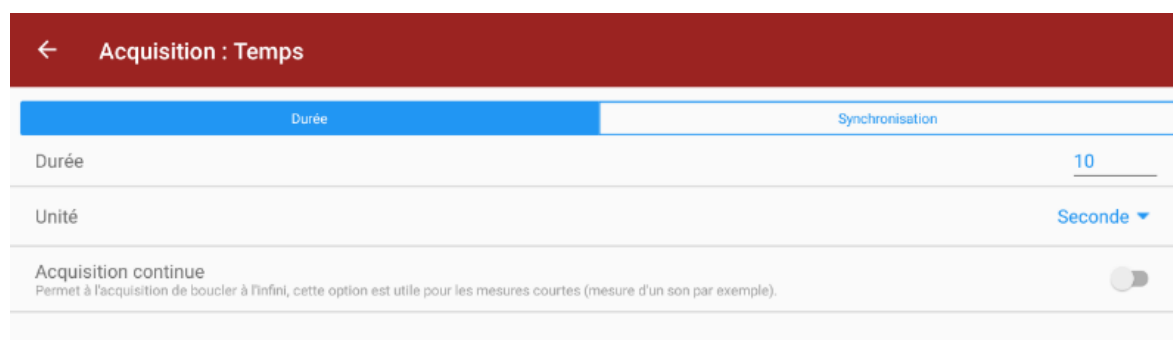

Revenir à l'écran principal en appuyant sur la flèche de retour :

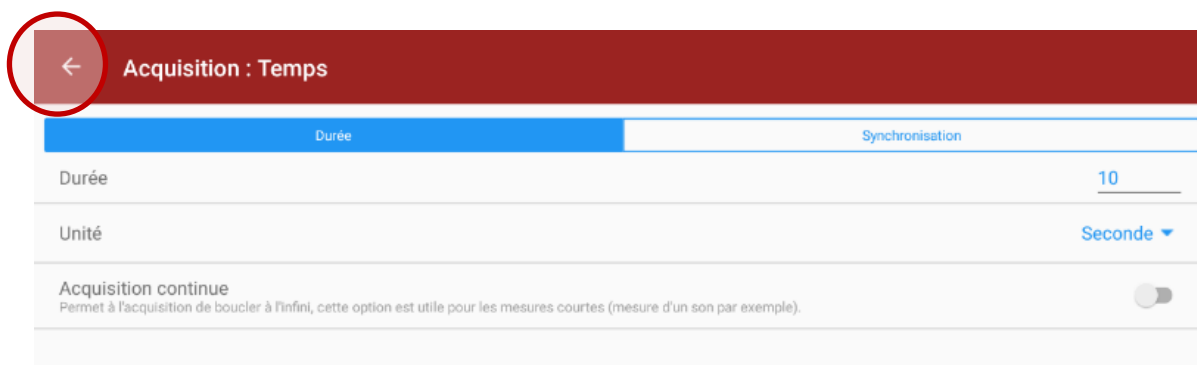

Puis, lancer l'acquisition en appuyant sur le bouton de Lancement :

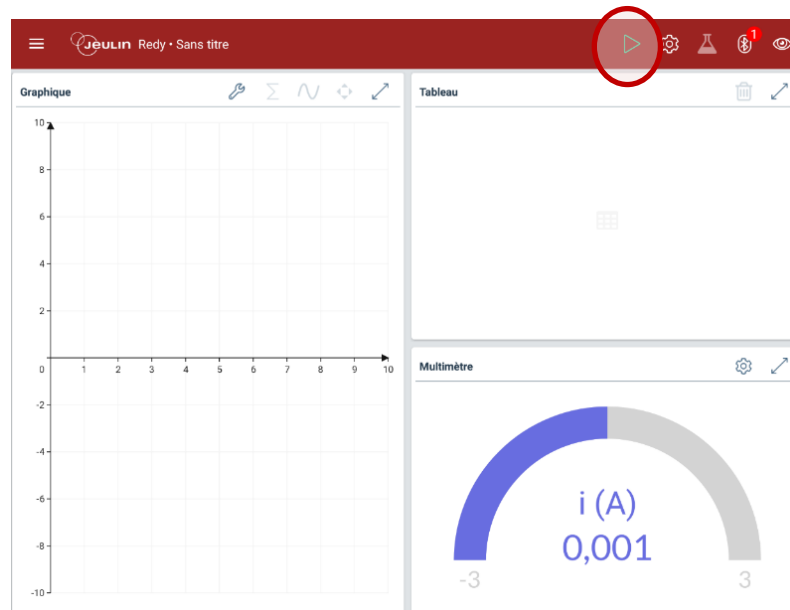


## 7. Utilisation du capteur en mode Enregistreur

Les capteurs Redy possèdent une fonction d'enregistrement de données. Lorsqu'elle est activée, votre capteur enregistre, automatiquement, des points de mesure en fonction du temps, dans sa mémoire interne. Une fois, le recueil des points terminés, ceux-ci peuvent être transférés sur un ordinateur ou une tablette pour analyse.

### 7.1 Paramétrage du mode enregistreur à l'aide d'un ordinateur


Connecter le capteur à l'ordinateur et au logiciel Redy. Voir détails chapitre 5.2

Dans la barre d'outils, cliquer sur Mode Autonome, puis sur Configurer :

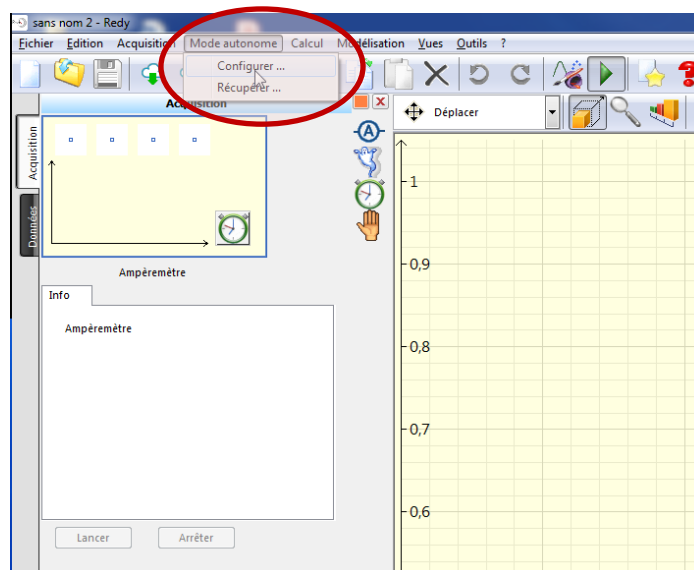


Dans la fenêtre de configuration, sélectionner le ou les capteurs que vous souhaitez paramétrer :

Par défaut, tous les capteurs reconnus sont sélectionnés.  
Il suffit de cliquer dans la coche devant le capteur pour le désélectionner.

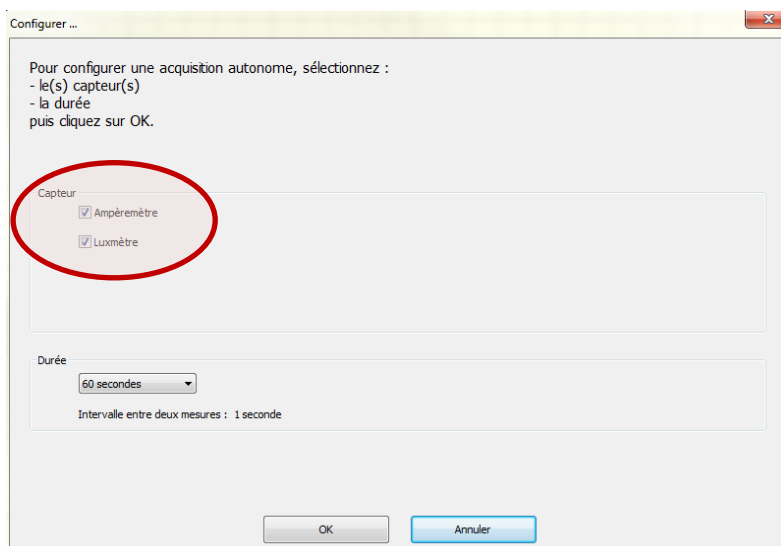


Puis, choisir une durée d'acquisition à l'aide du menu déroulant :

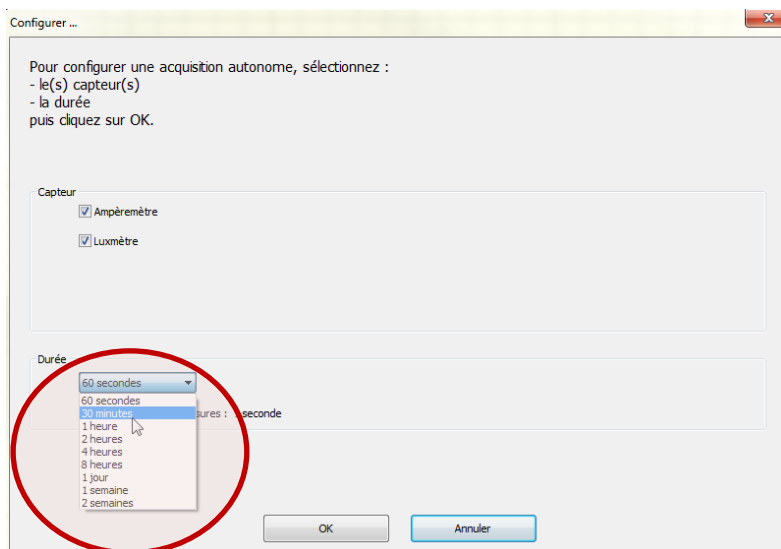

Cliquer sur OK pour lancer l'acquisition.


Le logiciel vous confirme que l'acquisition a été lancée. Le capteur peut alors être déconnecté de l'ordinateur, mais doit rester allumé.

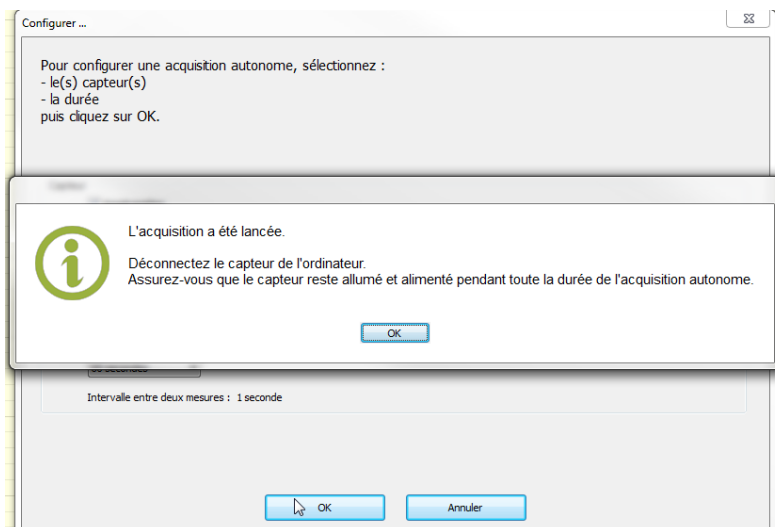


## 7.2 Récupérer les points enregistrés sur l'ordinateur

Connecter le capteur à l'ordinateur et au logiciel Redy. Voir détails chapitre 5.2


Dans la barre d'outils, cliquer sur Mode Autonome, puis sur Récupérer :

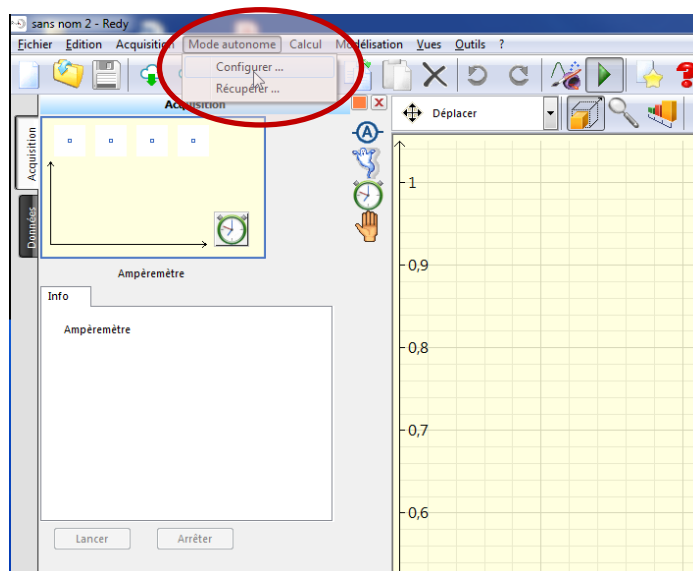

Dans la fenêtre de récupération, sélectionner votre capteur d'intérêt, puis cliquer sur OK.

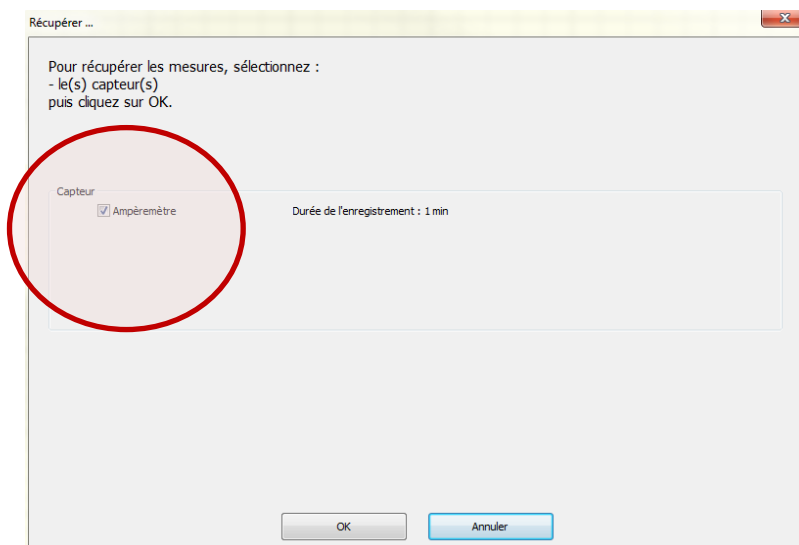

Un barre graphe apparaît alors, indiquant le niveau d'avancement du téléchargement des points de mesure.

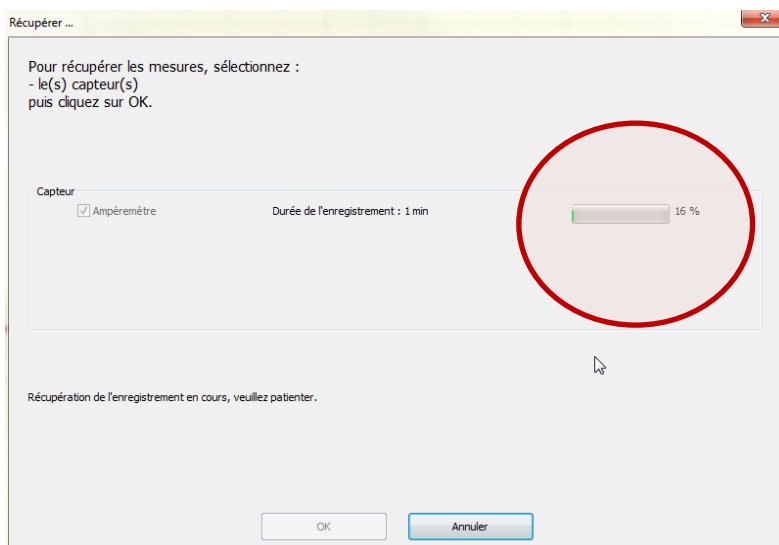


Une fois le téléchargement terminé, la courbe apparaît dans la fenêtre graphique. Les points sont également visualisables dans la fenêtre Tableau.




### 7.3 Paramétrage du mode enregistreur à l'aide d'une tablette


Connecter le capteur à la tablette et au logiciel Redy. Voir détails chapitre 6.2  
Dans l'appli Redy, appuyer sur l'icône de paramétrage :

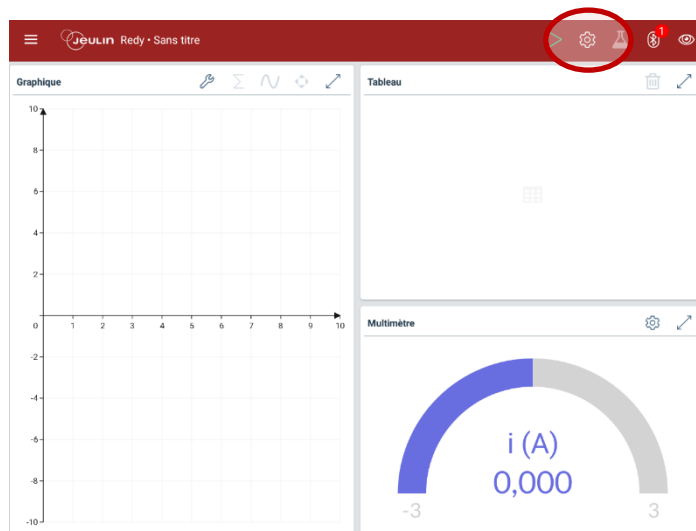

Puis sélectionner Autonome dans la fenêtre d'Acquisition :

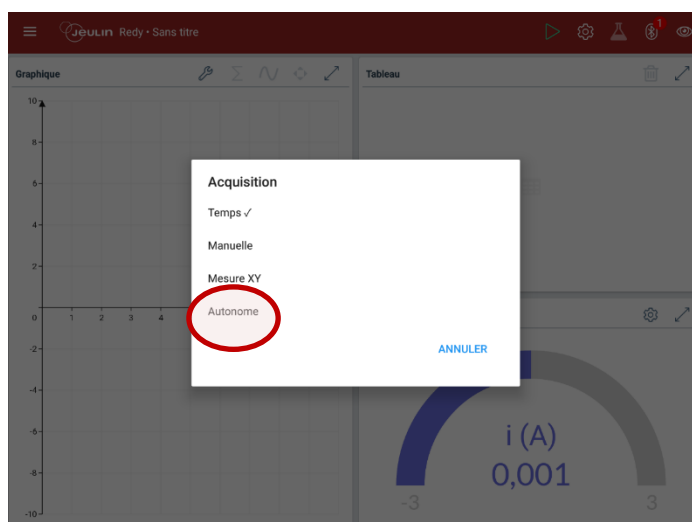


Dans l'onglet Configuration, sélectionner la durée de l'acquisition à l'aide du menu déroulant :

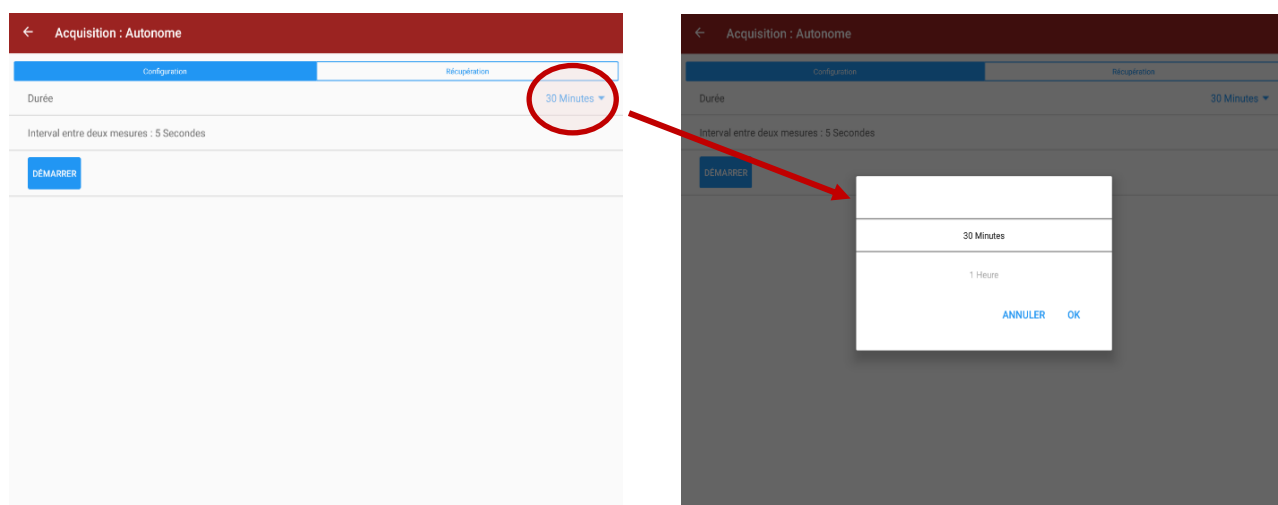


Puis appuyer sur OK, pour valider cette durée.

Appuyer sur Démarrer pour lancer l'acquisition

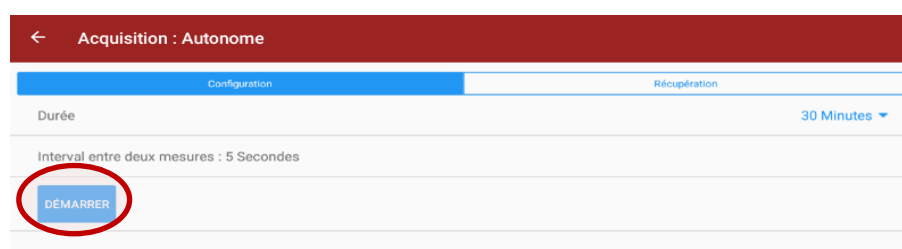


L'appli vous confirme que l'acquisition a été lancée. Le capteur peut alors être déconnecté de l'ordinateur, mais doit rester allumer.

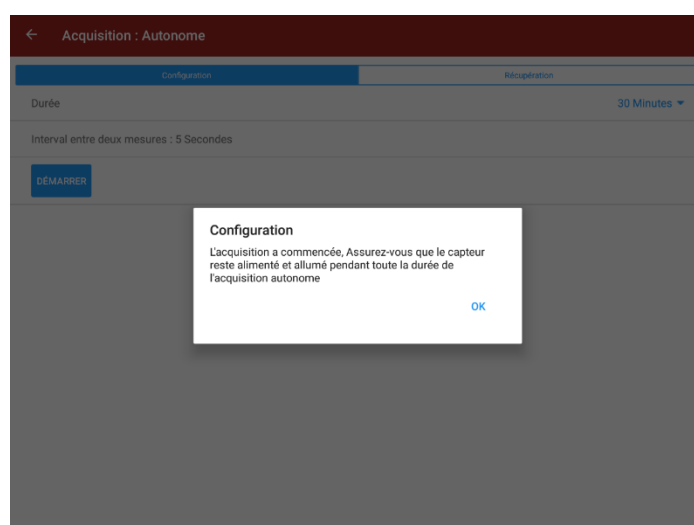


## 7.4 Récupérer les points enregistrés sur la tablette


Connecter le capteur à la tablette et au logiciel Redy. Voir détails chapitre 6.2  
Dans l'appli Redy, appuyer sur l'icône de paramétrage :

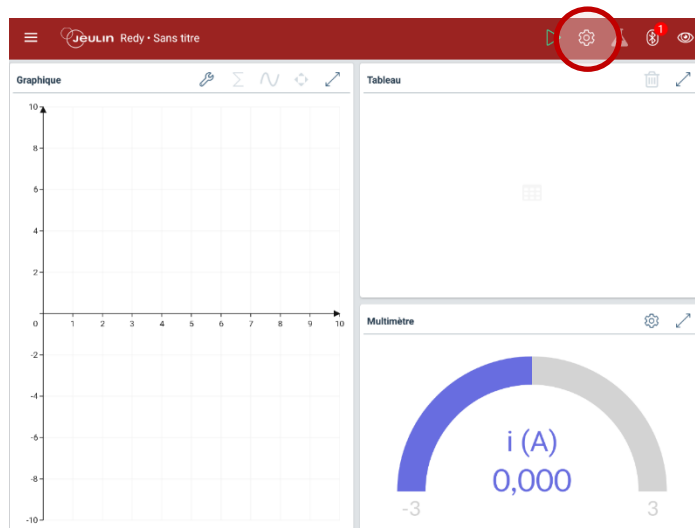


Puis sélectionner Autonome dans la fenêtre d'Acquisition :

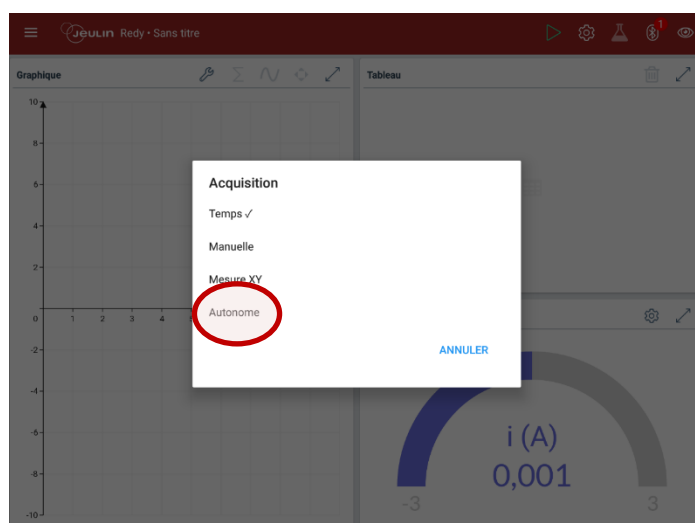


Appuyer sur l'onglet Récupération.  
Dans la fenêtre de récupération, sélectionner votre capteur d'intérêt, puis appuyer sur IMPORTER

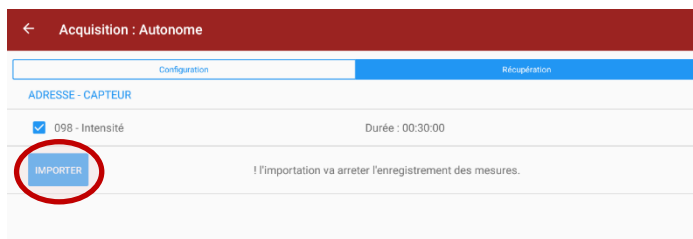

Une icône vous informe du niveau d'avancement du téléchargement des points.

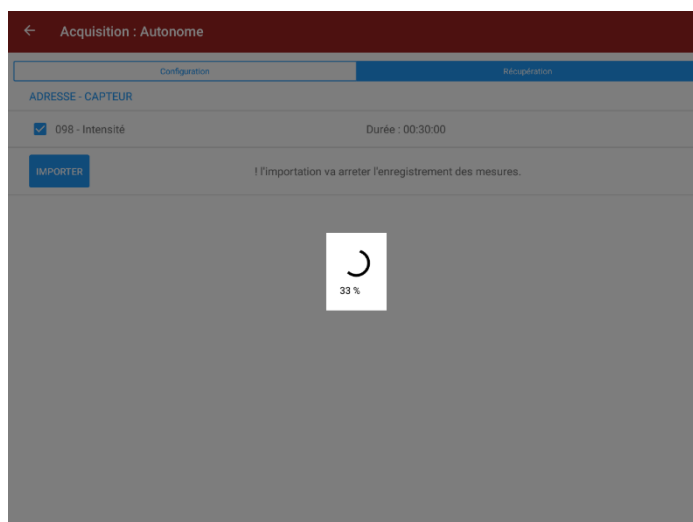

L'application vous informe une fois l'ensemble des points rapatriés.

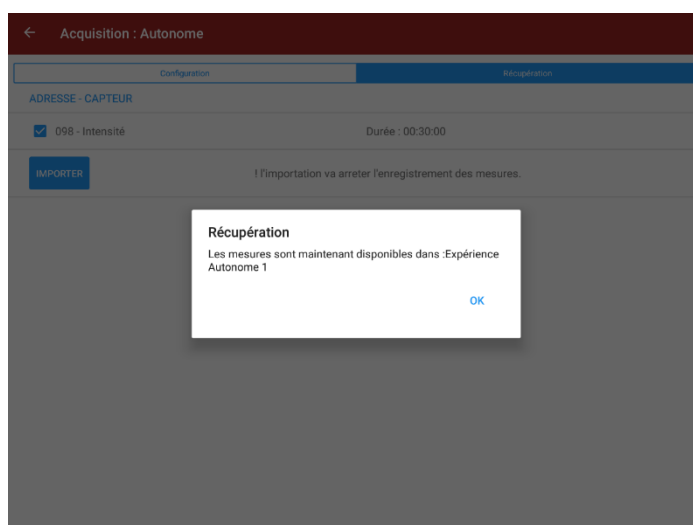

En appuyant sur OK, les points sont visibles dans la fenêtre graphique ainsi que dans le tableau.

## **8. Caractéristiques techniques**

- Gamme de mesure :  $\pm 3A$ , 0-2V TRMS
- Résolution : 0.002 A
- Précision : 0.001 A
- Ecran graphique rétroéclairé
- Batterie rechargeable Lithium – ion
- Connexion USB-C
- Connexion Bluetooth 4.0

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

## Table of Contents

1.	Content.....	22
2.	Description .....	22
3.	First Use.....	22
4.	Starting Up .....	23
5.	Using the Sensor in Connected Mode to a Windows Computer .....	23
5.1	Installing the software Redy for Windows.....	23
5.2	Connecting the Sensor to the Software .....	23
5.3	Changing the sensor address .....	25
5.4	Carrying Out an Acquisition Depending on Time .....	25
6.	Using the Sensor in Bluetooth Mode on Tablet .....	28
6.1	Installing the application Redy for Tablet.....	28
6.2	Connecting the Sensor to the Tablet via Bluetooth .....	28
6.3	Setting the Acquisition Depending on Time .....	30
6.3.1	Setting the Intensity Measurement .....	30
6.3.2	Setting the Time Factor.....	30
7.	Sensor Use in Recorder Mode .....	32
7.1	Setting the Recorder Mode using a Computer .....	32
7.2	Recovering the Points Recorded on the Computer .....	34
7.3	Setting the Recorder Mode using a Tablet .....	36
7.4	Recovering the Points Recorded on the Tablet .....	37
8.	Technical Specifications .....	40


# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

## 1. Content

- 1 TRMS current Sensor REDY
- 1 type C USB cable
- 1 protective Cover

## 2. Description

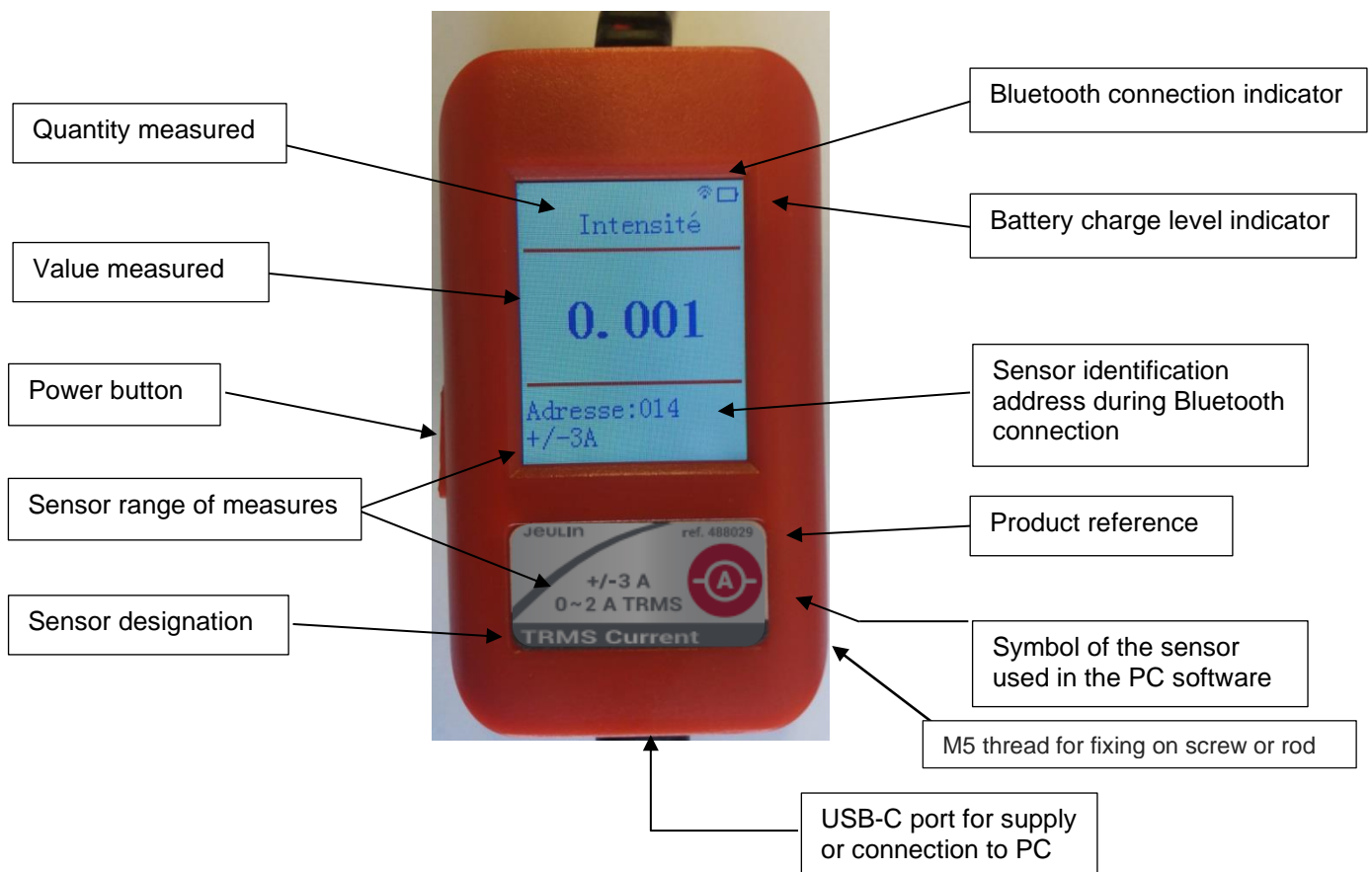

## 3. First Use

When receiving your sensor, and before the first use, it is recommended to fully charge the battery.

Use the USB-C cable supplied to connect the sensor to a USB port of a computer, or a power outlet via a universal charger (like the USB mains charger ref. 805819, not supplied)

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

Before each practical work, plan to fully charge the device.  
The battery life varies depending on the conditions of use and the number of measurements and is designed to ensure a full practical session.

## 4. Starting Up

Press the Power button.  
The device turns on. The value measured appears on the screen.  
Your device is ready for use.

## 5. Using the Sensor in Connected Mode to a Windows Computer

### 5.1 Installing the software Redy for Windows


The software Redy for windows is available for downloading on the Jeulin website.

### 5.2 Connecting the Sensor to the Software

- Connect the sensor to a USB port of your computer.
- Turn on the sensor by pressing on the position I, of the Power button.
- Launch the software Redy for Windows by double-clicking on the icon present on the desktop of the computer.



The sensor is automatically detected. Its symbol appears in the software list of sensors :

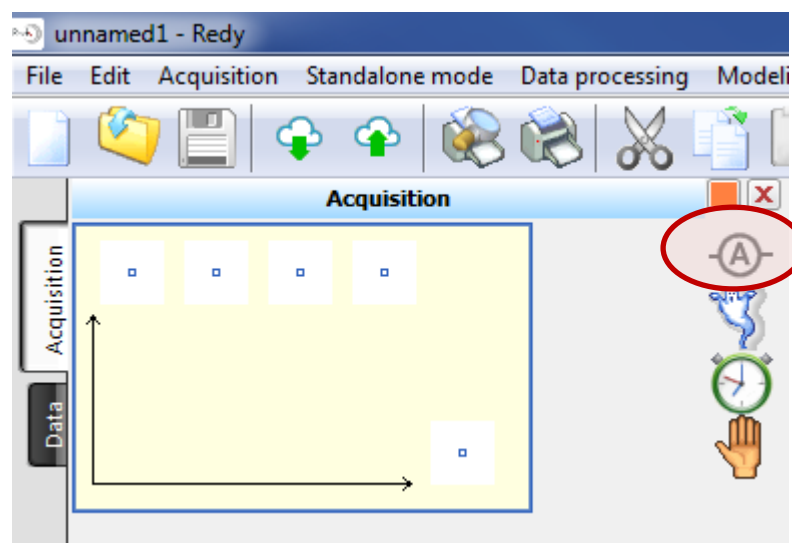



# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029


## 5.3 Changing the sensor address

If several sensors of the same nature are used (several voltmeters, several ethanol sensors, etc.), it will be necessary to check that each sensor has a different address so that they can all be recognized independently.


If the addresses are similar (visible on the sensor screen, lit), it should be changed in the Windows software.

To do this, after connecting the sensor to a USB port on the computer, then launching the software :

- Go to **Tools > Options ...**

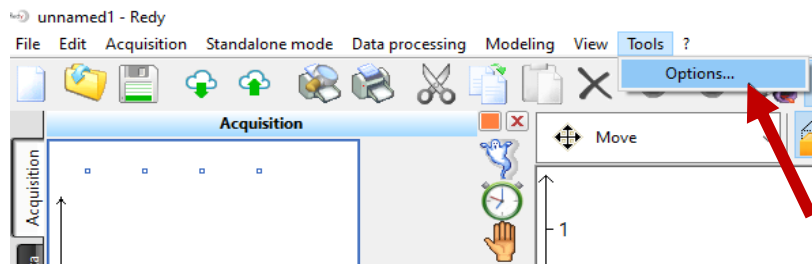


- Go to the **Redy** tab

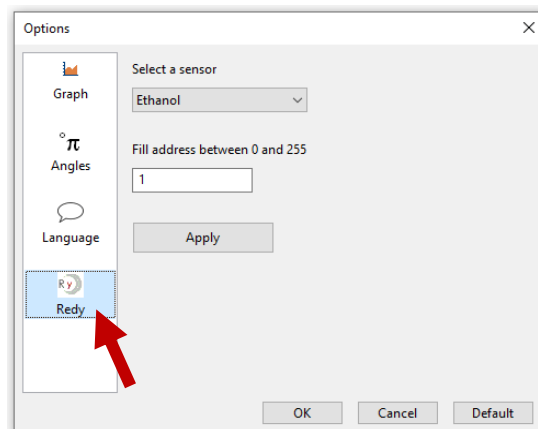

# TRMS Current Sensor REDY


Ref : 488 029

- Select the sensor to modify, enter an address between 0 and 255, then click on **Modify**

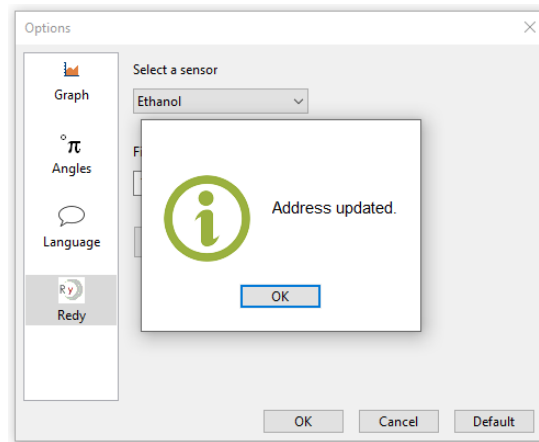

## 5.4 Carrying Out an Acquisition Depending on Time


To carry out an acquisition with the sensor, drag and drop the sensor icon, in ordinate using the mouse :

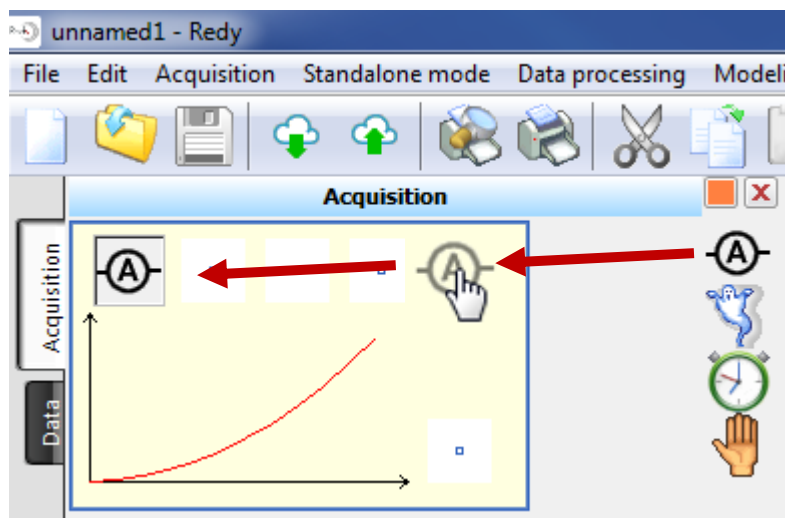

All the sensor relative indications then appear under the graph:

# TRMS Current Sensor REDY


Ref : 488 029

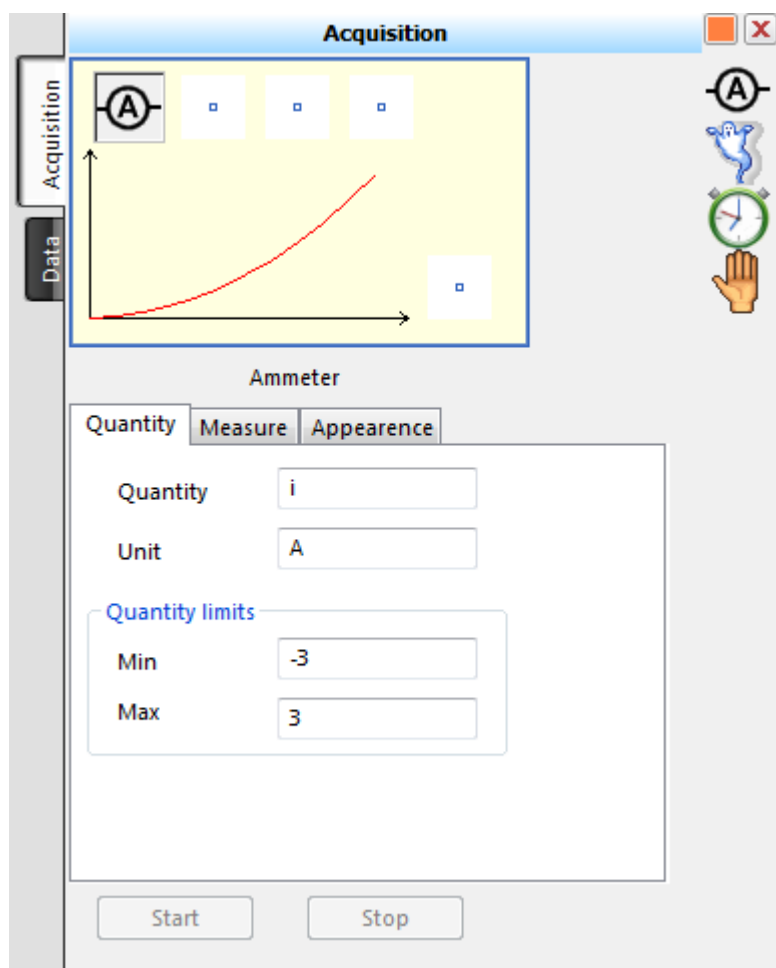


By clicking on the tab Measure, the value measured by the sensor appears on the screen:

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

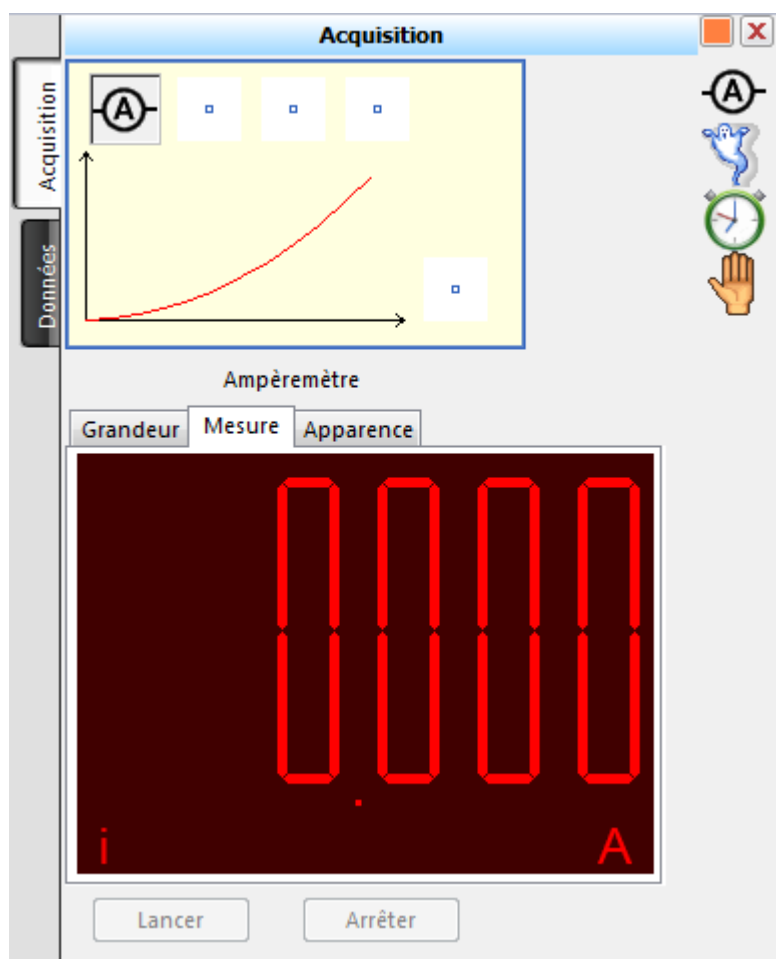


It remains to set the time, by dragging and dropping the timer icon in abscissa in the graph, as shown below :

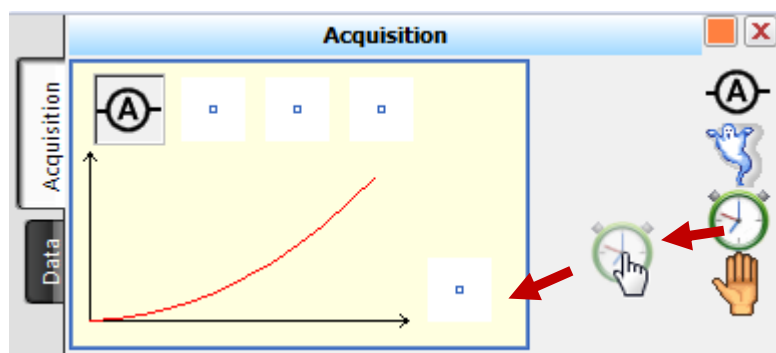

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

All the indications relative to setting the time acquisition then appear under the graph :

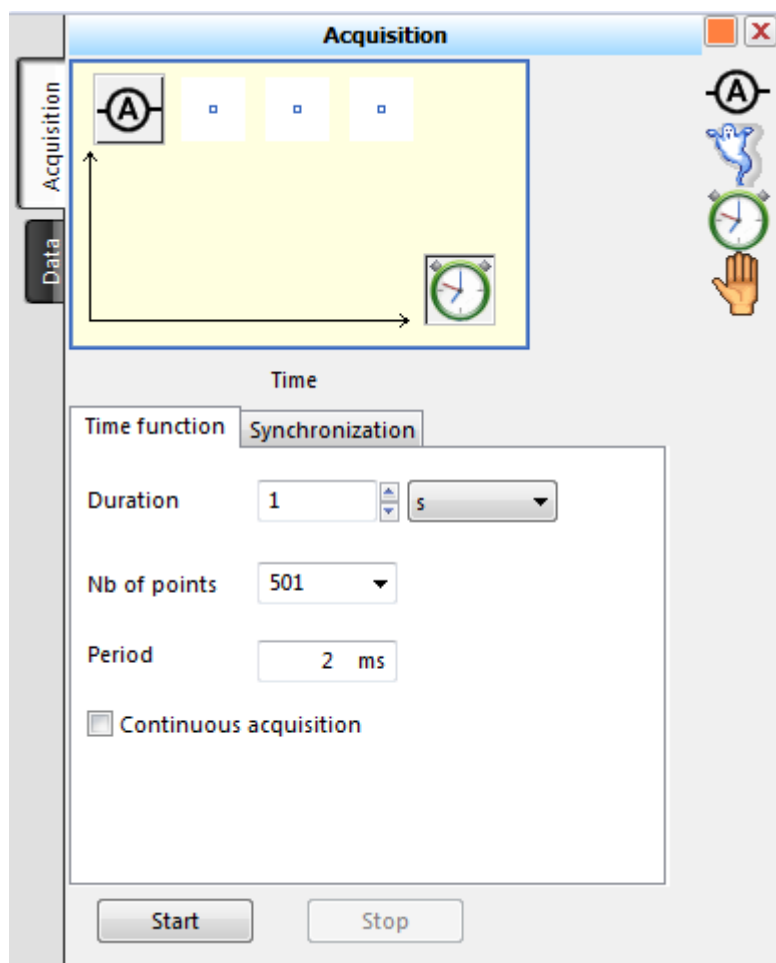

Hence, the user can, if he likes, modify the acquisition duration and/or the number of points.

Once the configurations are done, start the acquisition by pressing on the button « Start » (see above).


## 6. Using the Sensor in Bluetooth Mode on Tablet

### 6.1 Installing the application Redy for Tablet


The application Redy is free and available on Google Play or the App Store.

### 6.2 Connecting the Sensor to the Tablet via Bluetooth

- Turn on the sensor by pressing on the position I, on the Power button.
- On your tablet, launch the application Redy, by pressing on the icon :

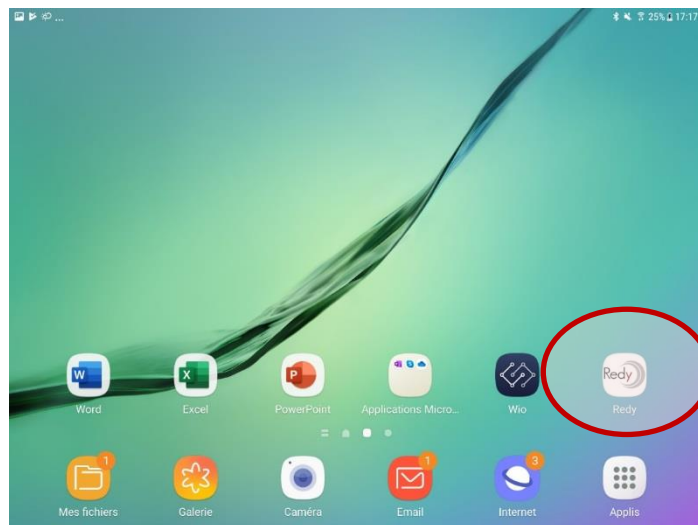

- The application is launched, you are asked to connect a sensor :

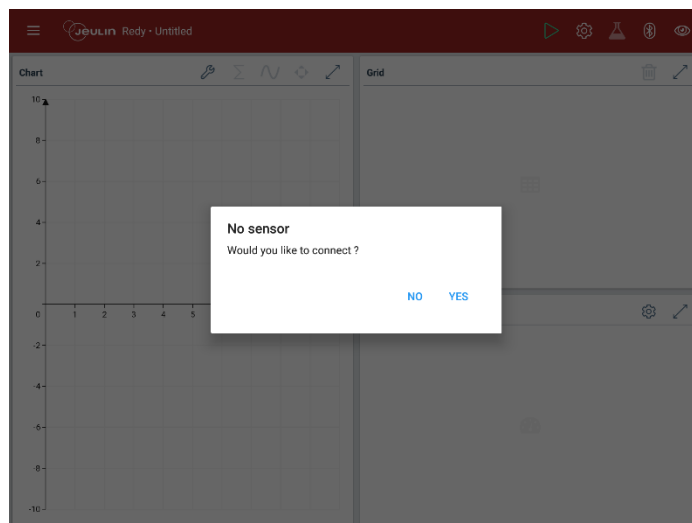


# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

- Press on yes.

The sensors management space opens automatically in the application.

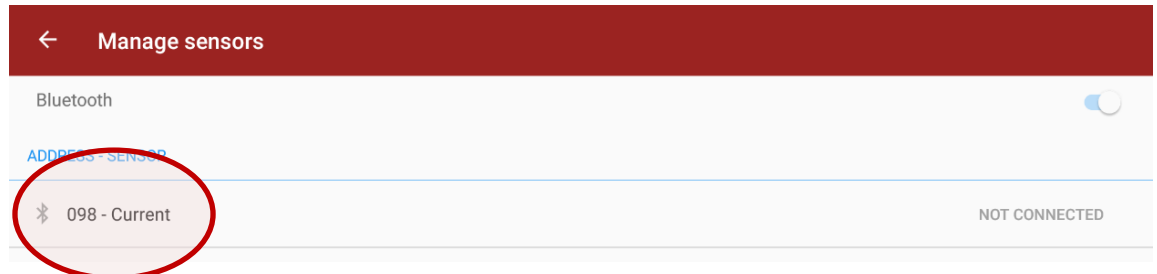


The sensor appears in the sensors list.


In order to make sure that the desired sensor is detected, you can verify that the address number written on the sensor screen, and that appearing in the application sensors list, match.

This address number is unique for each sensor.


*In the example above, it is the 098.*

- Start the connection by pressing on the desired sensor in the list. A temporary icon appears, then the application confirms that the sensor is connected when the indications below show on the screen :

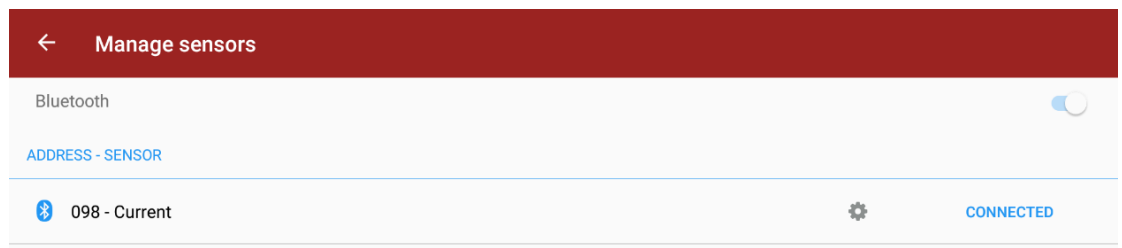

Note the apparition of the Bluetooth logo next  to the sensor name, as well as the message « Connected » in the end.


- Go back to the main screen by pressing on the back arrow :

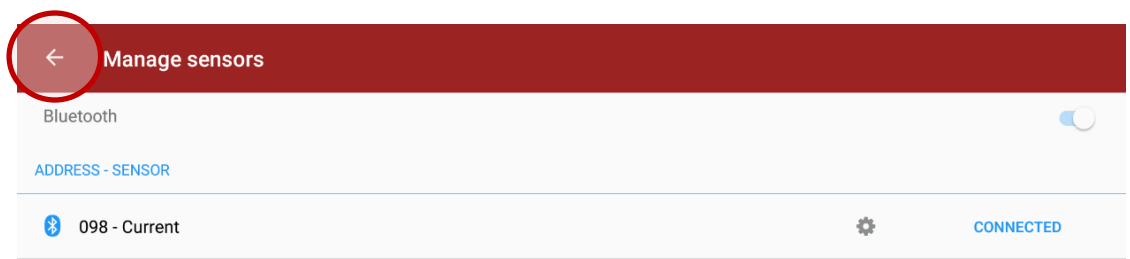

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

The value read by the sensor appears in the multimeter screen, placed by default in the bottom right portion of the screen :

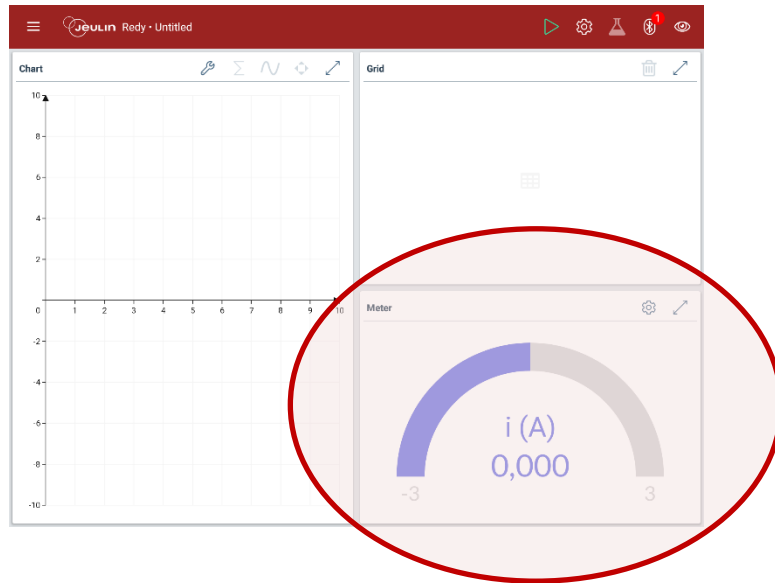


## 6.3 Setting the Acquisition Depending on Time

### 6.3.1 Setting the Intensity Measurement

The sensor activation, detailed in the previous chapter, selects the sensor automatically for an acquisition. Therefore, no further additional configuration action needs to be taken.

### 6.3.2 Setting the Time Factor

Click on the icon Setting of the main screen :

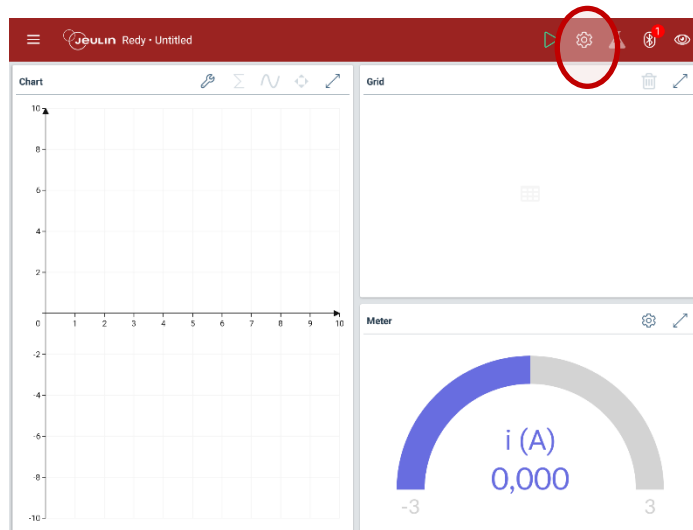





# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029


Then in the window Acquisition, select Time :

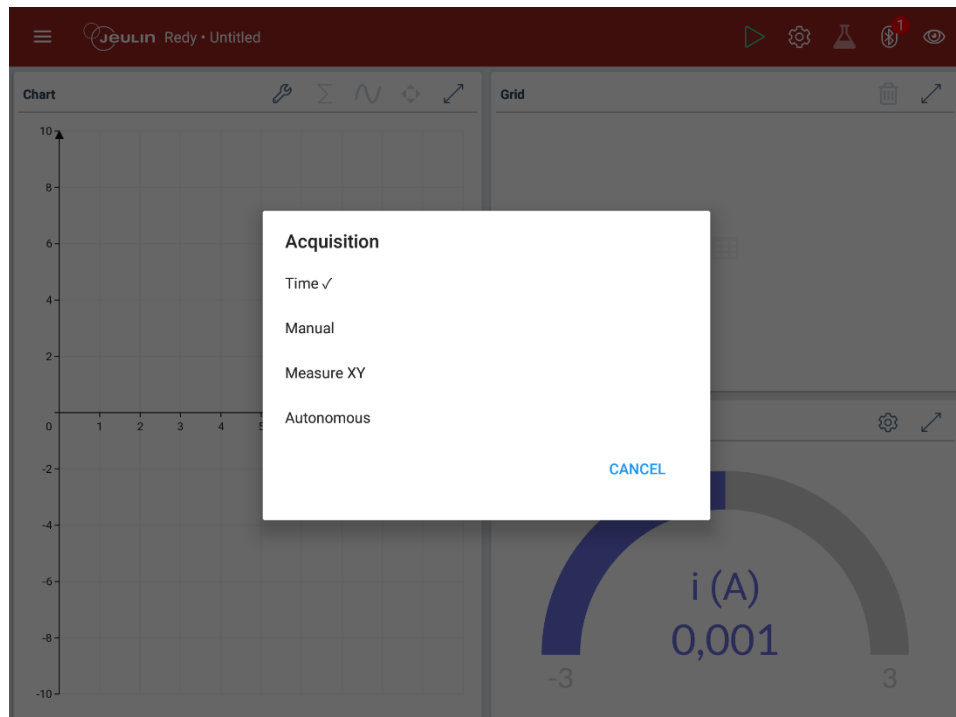

The user can, if he likes, modify the duration and the time unit.

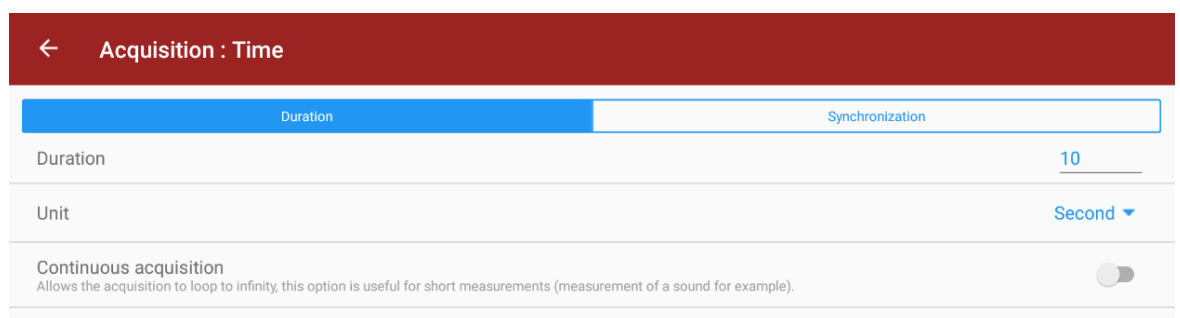


Go back to the main screen by pressing on the back arrow :

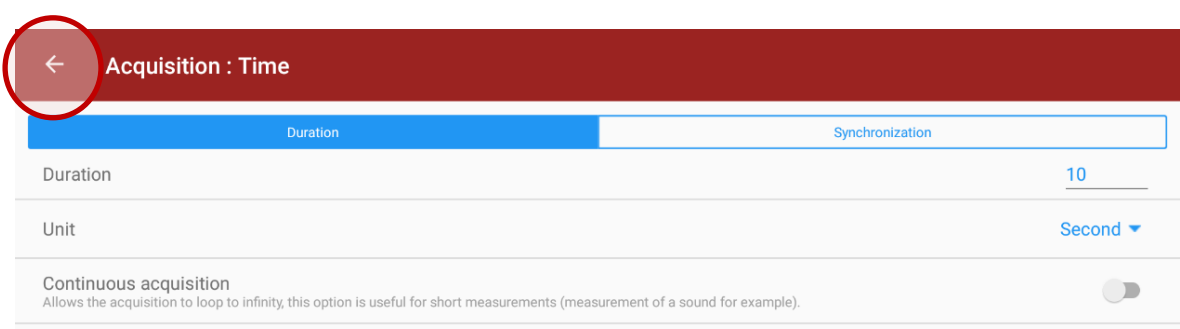

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

Then, start the acquisition by pressing on the Start button :

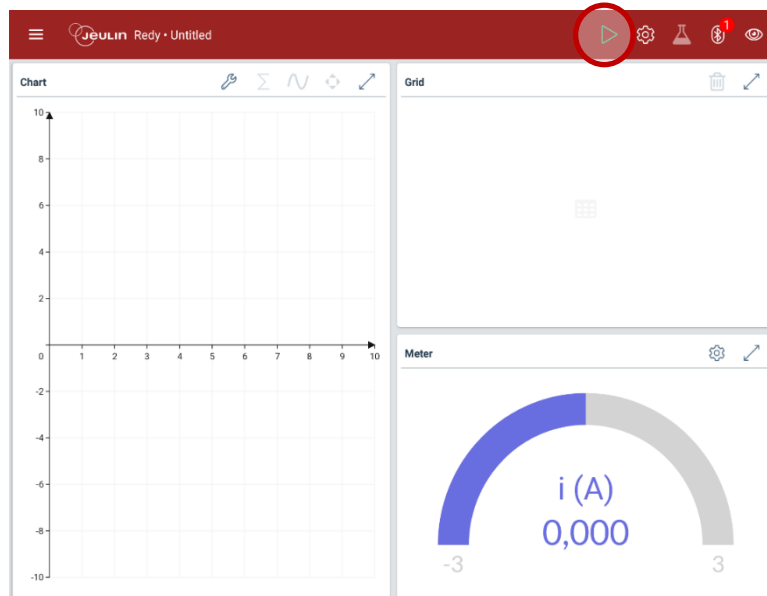


## 7. Sensor Use in Recorder Mode

Redy sensors have a data recording function. When it is activated, your sensor records automatically in its internal memory measurement points in relation to time. Once the points collection is finished, they can be transferred to a computer or a tablet for analysis.

### 7.1 Setting the Recorder Mode using a Computer

Connect the sensor to the computer and the Redy software. See details chapter 5.2  
 In the toolbar, click on Standalone mode, and then Set up :

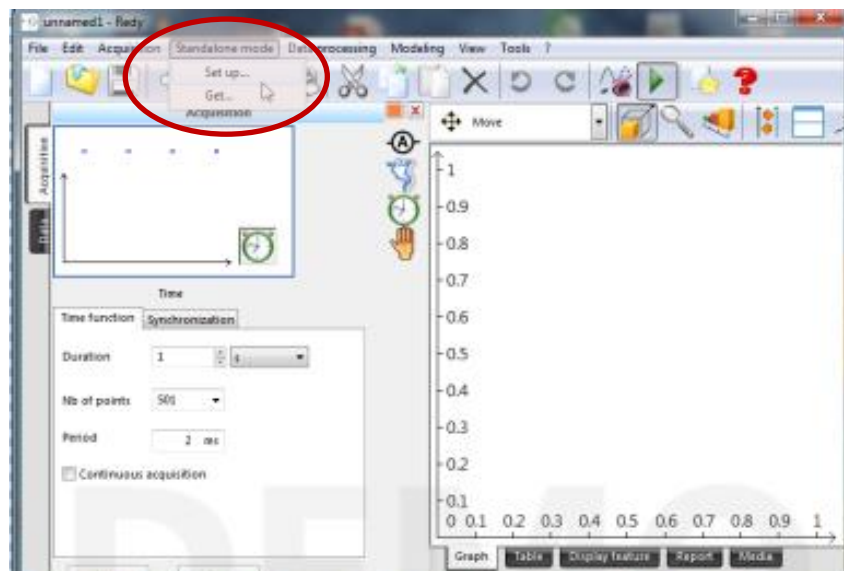


# TRMS Current Sensor REDY


Ref : 488 029

In the configuration window, select the sensor(s) you wish to configure:


By default, all identified sensors are selected.  
Simply click in front of the sensor to deselect it.

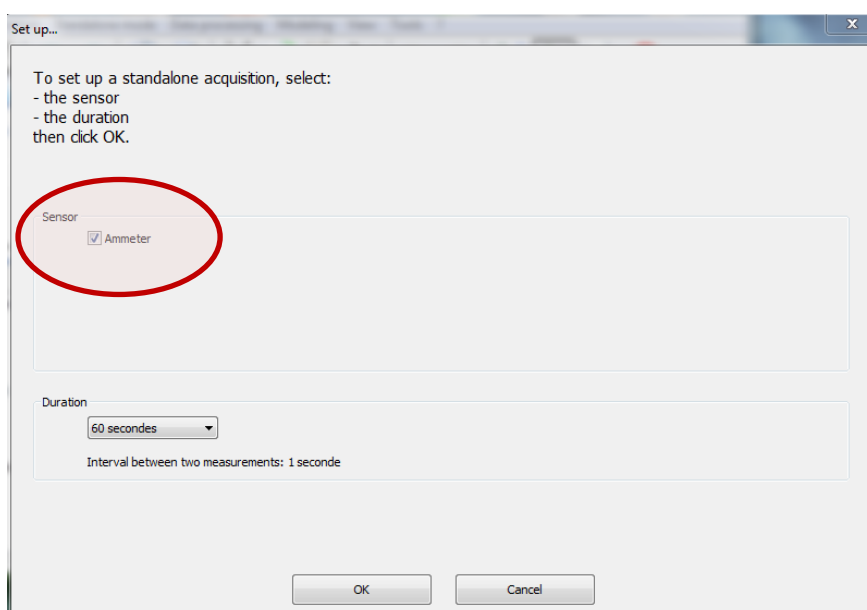

Then chose an acquisition duration using the drop-down menu:

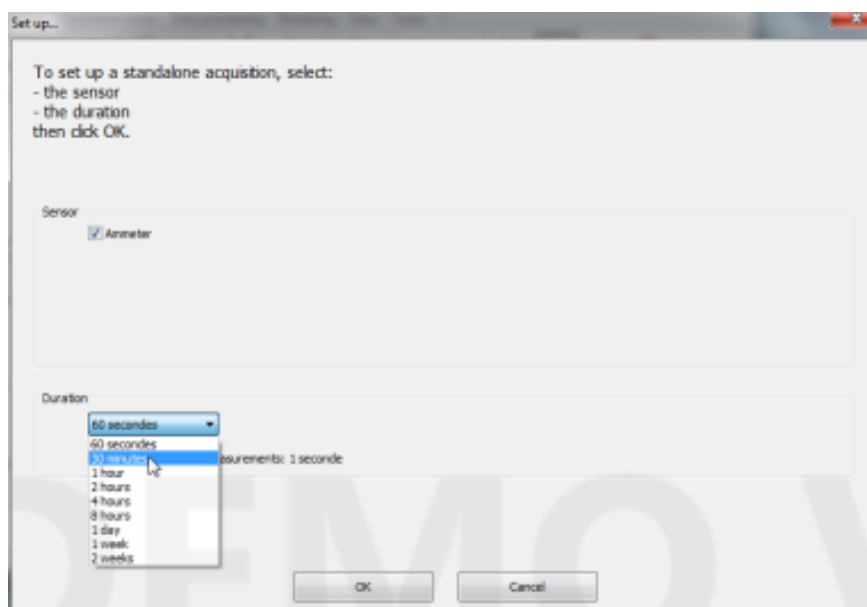


**TRMS Current Sensor REDY**  
Ref : 488 029

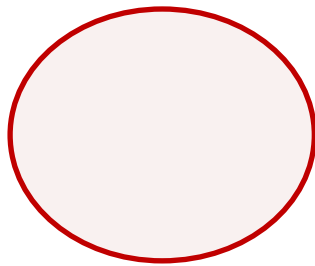

Click on OK to start the acquisition.

The software confirms that the acquisition has started. The sensor can then be disconnected from the computer, but must remain turned on.

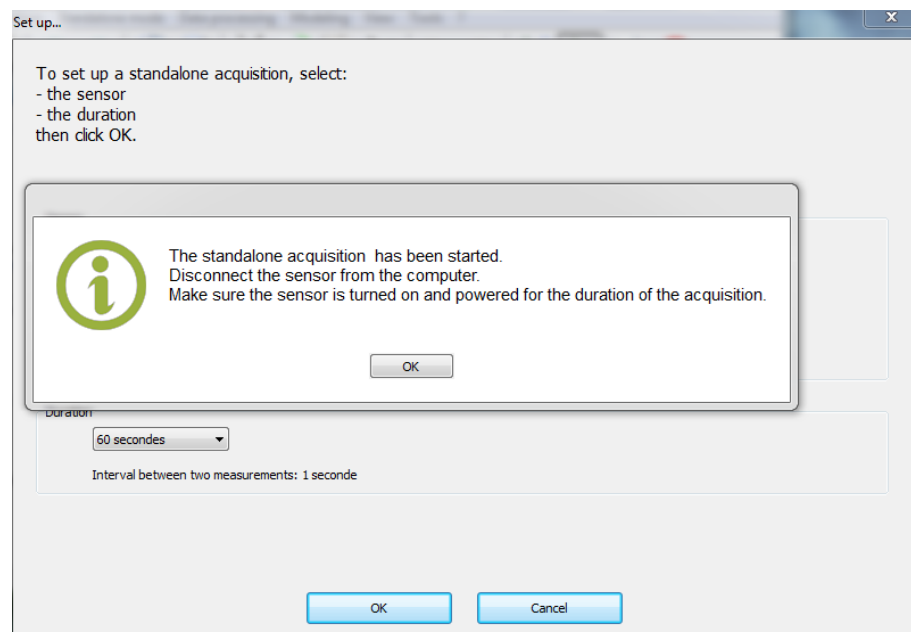


## 7.2 Recovering the Points Recorded on the Computer

Connect the sensor to the computer and the software Redy. See details chapter 5.2


In the toolbar, click on Standalone Mode and then Get :




**TRMS Current Sensor** REDY  
Ref : 488 029

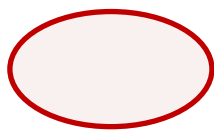

In the recovery window, select you desired sensor and then click on OK.

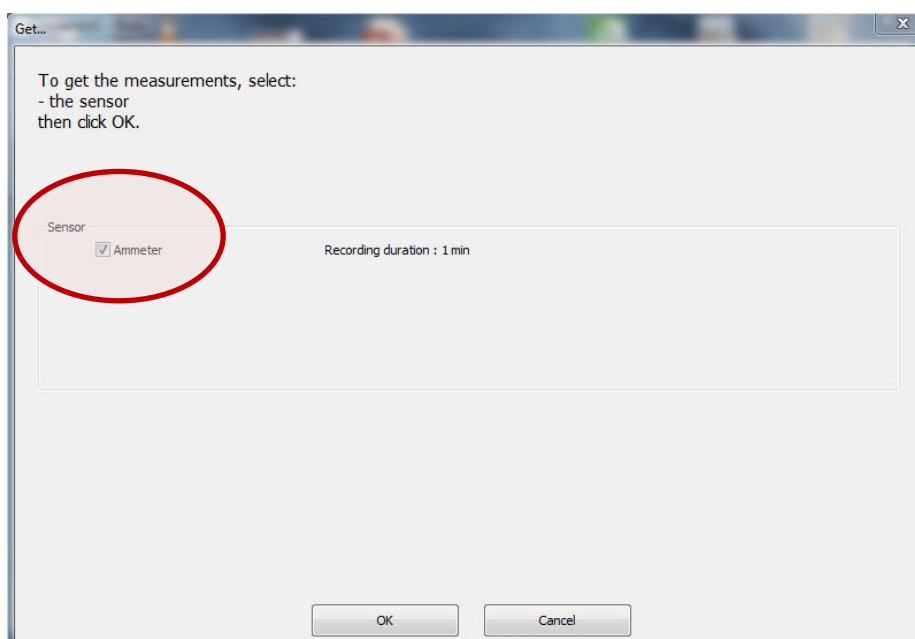


A bar graph appears showing the measurement points download progress.

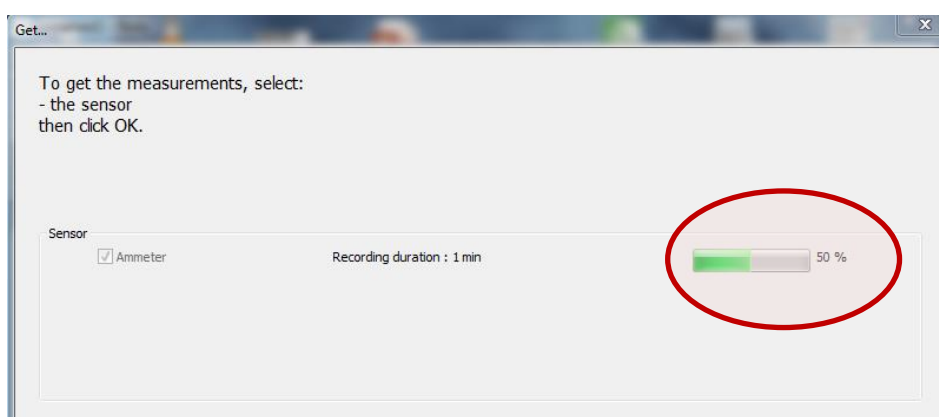

Once the download is finished, the curve appears in the graph window.  
The points can also be visualized in the Table window.

### 7.3 Setting the Recorder Mode using a Tablet


Connect the sensor to the tablet and the software Redy. See details chapter 6.2  
In the application Redy, click on the configuration icon:

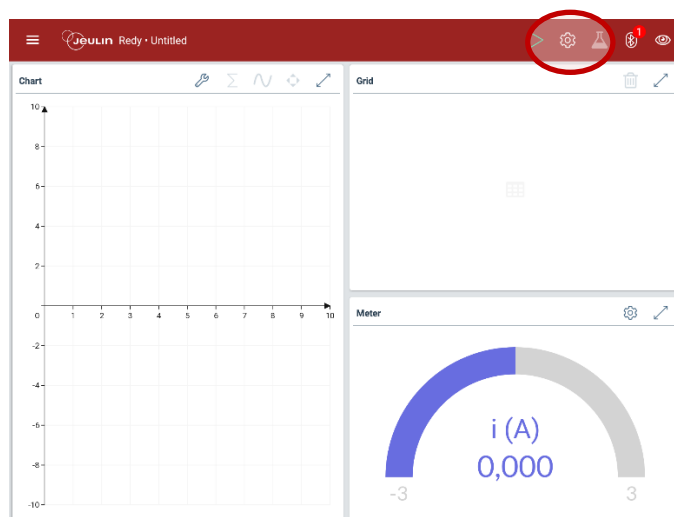



Then select Autonomous in the Acquisition window :

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

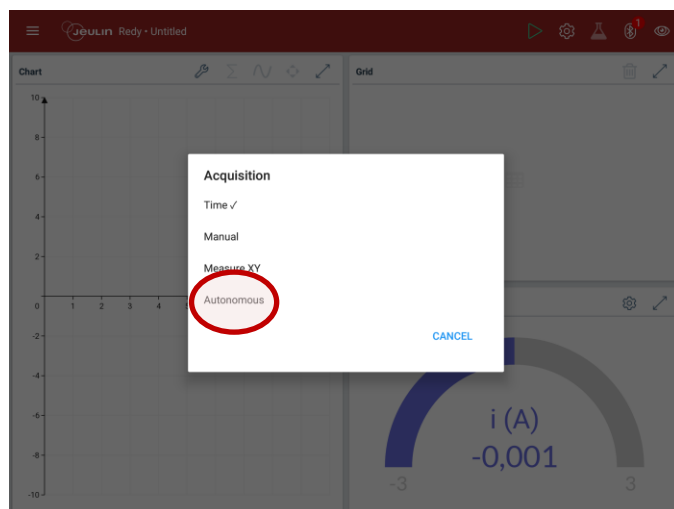

In the tab Configuration, select the acquisition duration using the drop-down menu:

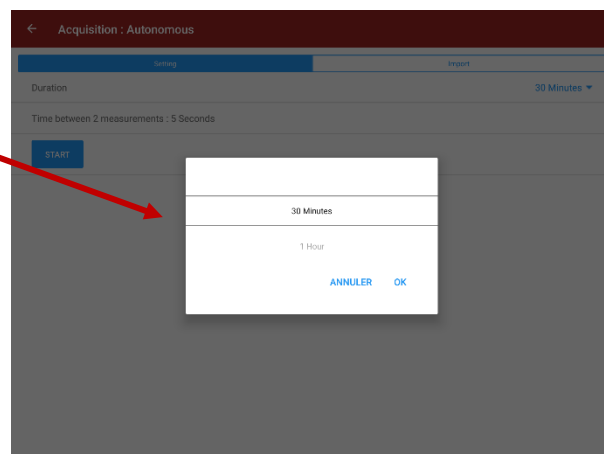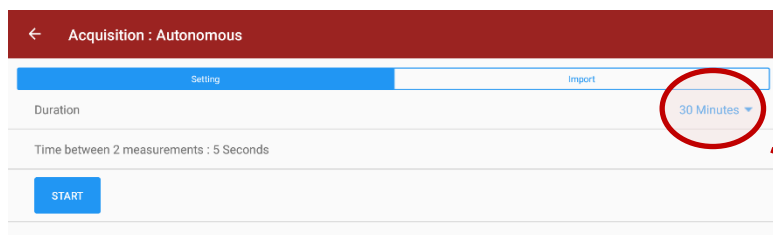


Then click on OK to validate this duration.


Click on Start to start the acquisition

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

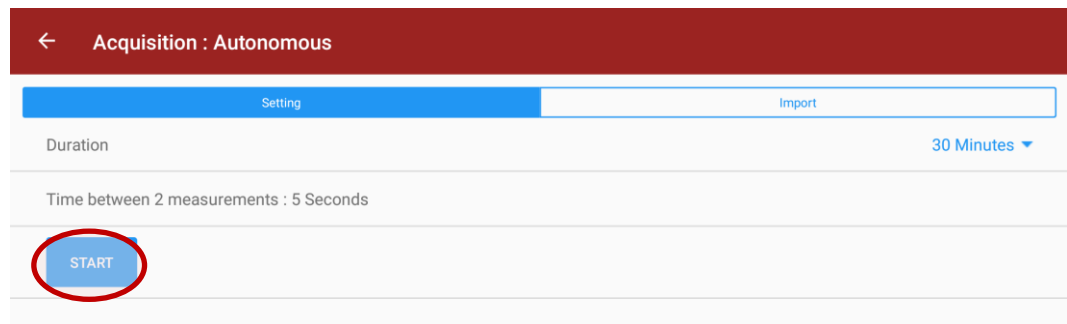


The application confirms that the acquisition has started. The sensor can then be disconnected from the computer but should remain turned on.

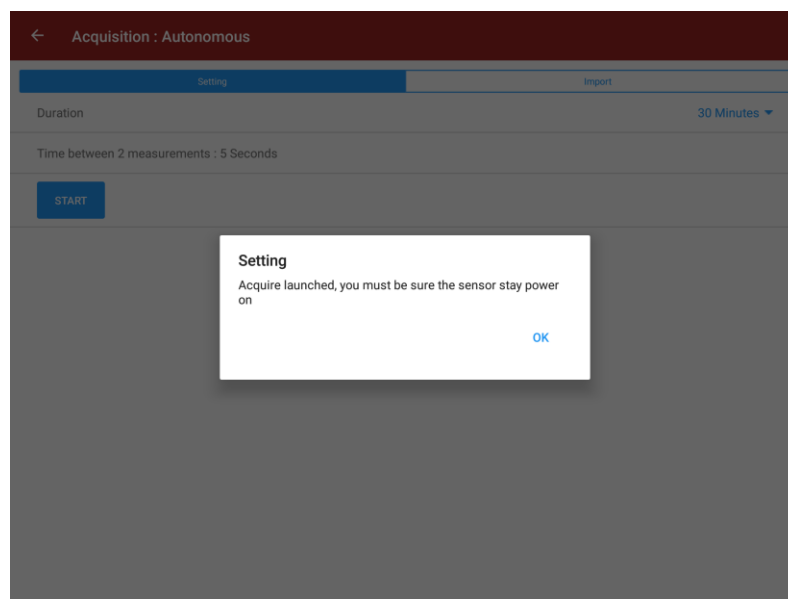

## 7.4 Recovering the Points Recorded on the Tablet

Connect the sensor to the tablet and the software Redy. See details chapter 6.2  
 In the application Redy, click on the configuration icon:

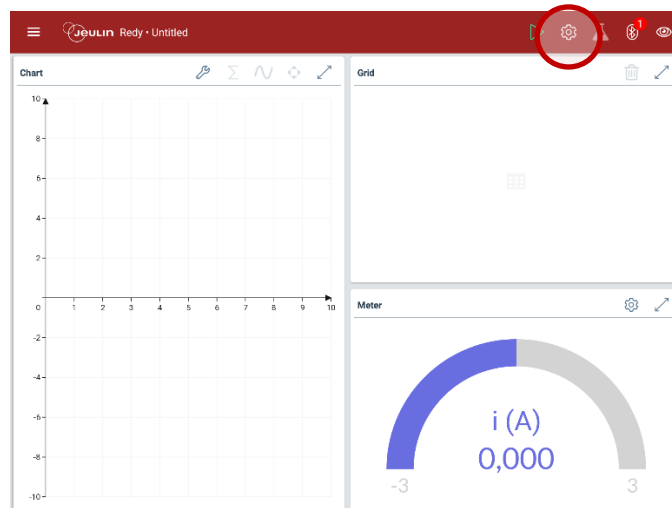




# TRMS Current Sensor REDY


Ref : 488 029

Then select Autonomous in the Acquisition window:

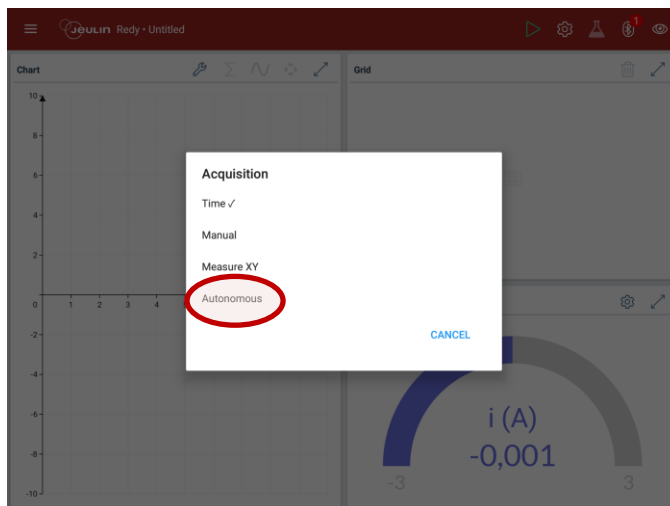

Click on the Recovery tab.


In the recovery window, select your desired sensor then click on IMPORT

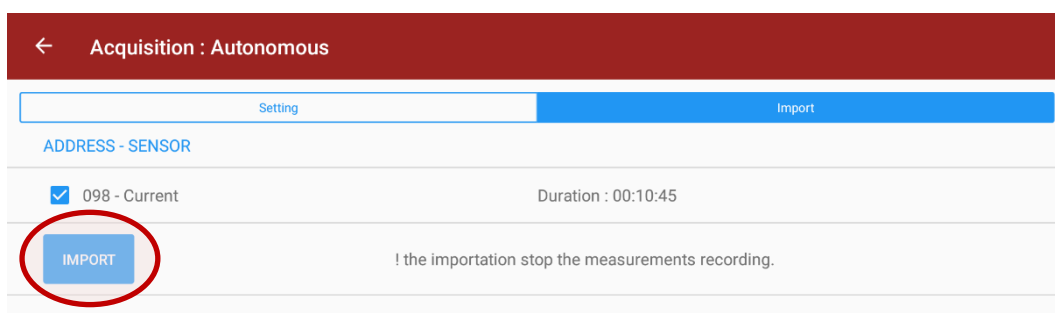


An icon shows the points download progress.

# TRMS Current Sensor REDY

Ref : 488 029

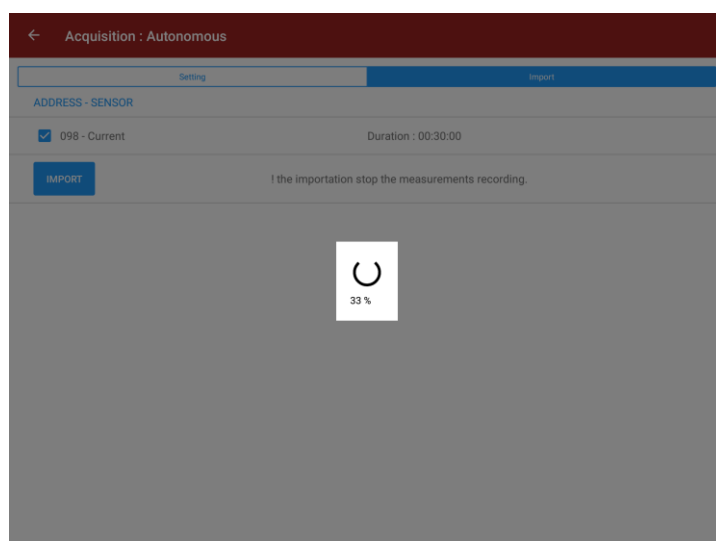

The application notifies you once all the points are recovered.

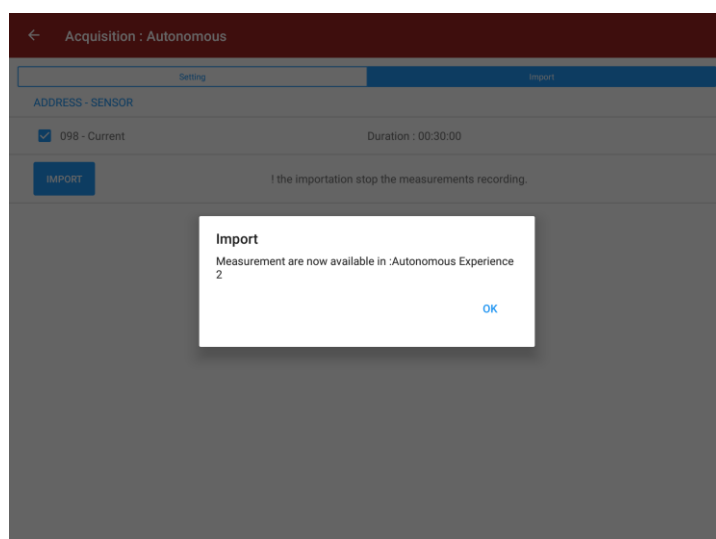

By clicking on OK, the points become visible in the graph window as well as in the table.

## 8. Technical Specifications

- Measuring range:  $\pm 3A$ , 0-2V TRMS
- Resolution : 0.002 A
- Precision : 0.001 A
- Backlit graphic screen
- Rechargeable battery Lithium – ion
- USB-C connection
- Bluetooth connection 4.0

Data logging

**TRMS Current** **Sensor** REDY  
Ref : 488 029

