

# ENVIRONNEMENT

## THERMOMETRE POUR LE SOL

Référence : 543 025

### Conseils d'utilisation

Cet appareil a été conçu pour la mesure de température dans un sol meuble, labouré, bêché, cultivé. Dans ces conditions, la prise de mesure est immédiate :

- Enfoncer la pointe de l'instrument dans le sol.
- Attendre une à deux minutes l'équilibre thermique (l'indication n'évolue plus).
- Relever la valeur stabilisée.

Si vous devez mesurer la température dans un sol compact, l'opération est la plus longue.

1. Creuser une tranchée d'une quinzaine de centimètres de profond à la bêche ou au piochon
2. Eliminer les cailloux et remettre en place la terre meuble
3. Si le sol est très grumeleux (formant de gros blocs compacts), émietter et arroser.
4. Mettre le thermomètre en place
5. Attendre le rétablissement de l'équilibre thermique ( ce qui peut demander une heure !!) avant d'effectuer la mesure. Vous retrouverez aisément le site de mesure parmi la végétation grâce à la boule rouge présente en haut de l'appareil.