

Accessoire


Éclairage

**Réf :
566 031**

Français

Version : 3108

Générateur de lumière froide à LED

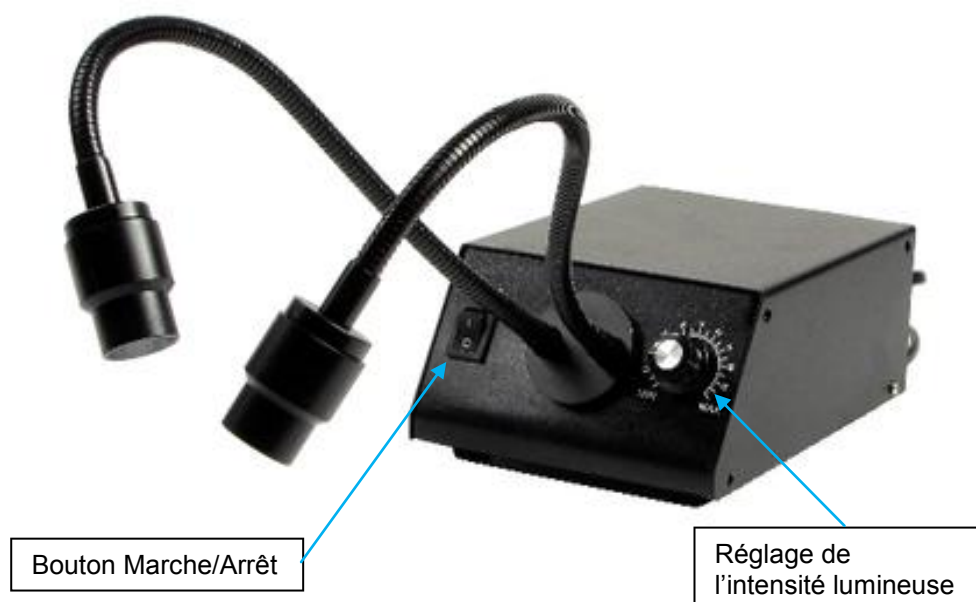

1 Utilisation

Ce générateur de lumière froide à éclairage à LED est idéal pour toute application nécessitant une lumière intense, focalisée et sans infrarouge. Il permet d'éclairer de très petits objets à grande proximité et sans dégagement calorifique : idéal pour l'observation à la loupe et pour la vidéomicroscopie.

Le conducteur de fibres optiques à deux bras flexibles et orientables permet d'éclairer sans ombre.

2 Description

- 1 LED à l'extrémité de chaque fibre
- Puissance : 3 W
- Intensité lumineuse réglable en continu de 0 à 100 %
- Dimensions du boîtier : L x P x H : 160 x 120 x 70 mm
- Masse : 1,7 kg

3 Mise en service

Avant de mettre le générateur de lumière froide en service, vérifier que la tension du secteur est bien de 220 V.

Retirer la protection du conducteur du faisceau de fibres optiques.

Recourber le conducteur et le guider vers l'objet à éclairer.

Raccorder ensuite le câble d'alimentation du générateur au secteur. Mettre sous tension avec l'interrupteur Marche / Arrêt.

4 Entretien

❖ Remplacement du fusible

Débrancher l'appareil du secteur

A l'arrière de l'appareil, se situe le logement du fusible. Dévisser le bouchon noir à l'aide d'un outil adapté, remplacer le fusible défectueux et refaire les opérations dans l'ordre inverse.

Type de fusible : tubulaire, 2 A / 250 V lent

❖ Entretien

Afin d'éviter toute perte de lumière, les surfaces aux extrémités des conducteurs à fibres optiques doivent être propres. Un chiffon doux peut être utilisé mais éviter tout produit agressif.

5 Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
468 Rue Jacques Monod
CS 21900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe*

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

