


RAPPEL DE REGLAGES

REGLAGE DES CREMAILIERES

La plupart de nos microscopes et loupes binoculaires sont livrés avec une clef spéciale permettant le réglage des crémaillères. Lorsque la descente du tube ou de la platine se fait trop librement sans agir sur les commandes, resserrer légèrement la bague ① à l'aide de la clef spéciale.

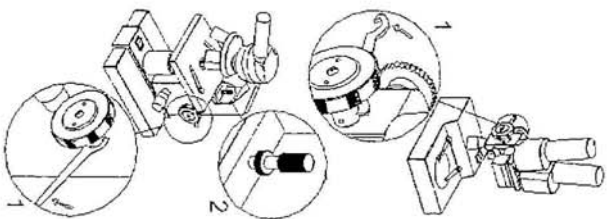

DIFFICULTES DE MISE AU POINT AVEC UN MICROSCOPE

Si l'opération de mise au point avec l'objectif de faible grossissement ne peut se faire, il est possible que la vis de réglage ② de protection des préparations soit en butée. Dévisser cette vis jusqu'à ce que vous puissiez faire correctement votre mise au point.

Assurez vous cependant que la butée de protection reste opérationnelle lors de l'utilisation de l'objectif de fort grossissement.

POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA MAINTENANCE DE VOS APPAREILS D'OPTIQUE, CONTACTER NOTRE SERVICE APRES VENTE AU :
0825.563.563

JEULIN

**MAINTENANCE
DES MICROSCOPES
ET LOUPES BINOCULAIRES**

DEPOUSSEUREUR

Réf. : 574 198

Cette brosse a pu vous être offerte avec l'achat d'un microscope ou d'une loupe binoculaire de la collection JEULIN.

La poussière est l'ennemi numéro 1 des appareils d'optique. Cet accessoire vous permet de maintenir les lentilles en parfait état de propreté.

UTILISATION ET RANGEMENT DES APPAREILS D'OPTIQUE

L'appareil doit être placé loin des projections d'eau et de préférence dans un local en dessous de 70% d'humidité.

Ne pas ranger les microscopes ou les loupes binoculaires dans un placard où se trouvent des réactifs pouvant dégager des vapeurs agressives.

Pour éviter le dépôt de poussière, il est conseillé de laisser les oculaires dans leurs tubes et de recouvrir l'appareil de sa housse plastique après l'utilisation.

Les poussières qui peuvent se trouver sur les oculaires doivent être retirées à l'aide du dépoussièreur.

Eviter de toucher aux surfaces des lentilles avec les doigts.

Pour nettoyer les traces de doigts, utiliser un chiffon doux non pelucheux ou un papier de nettoyage Réf. : 803 092

Après l'observation avec les objectifs à immersion, il faut enlever l'huile adhérente à la lentille frontale de l'objectif. Essuyer doucement avec un chiffon doux. Ne jamais utiliser d'alcool.

Ne procéder en aucun cas au démontage de l'optique des objectifs.