

Appareil de laboratoire

Chauffage électrique

**Réf :
701 548**

1 Description

- Utilisable sous hotte et pour toutes les manipulations en espace stérile
- Compact pour un gain de place



Le Techni+, rapide et efficace, peut être utilisé sans aucun problème sous hotte et pour toutes les manipulations en espace stérile.

Performant et Sûr

Température au cœur du dispositif de chauffage : 900 °C en 2 minutes seulement.

Les utilisateurs travaillent en parfaite sécurité sur une colonne d'air chaud : 700 °C.

Arc de cercle de stérilité sur paillasse : 15 cm de diamètre.

Le carénage reste froid et peut être manipulé à pleine main, sans aucun risque.

Protection par fusible rapide : F. 5 A. H. 250 V.

2 Caractéristiques techniques

Puissance : 250 W.

Alimentation : 230 V - 50 Hz (2P+T).

Interrupteur : Marche/Arrêt avec voyant de mise sous tension.

Dimensions (L x l x h) : 120 x 90 x 90 mm.

Masse : 1 Kg.

Garantie de l'appareil : 3 ans



3 Nombreuses applications



Réalisation de tubes à dégagement



Réalisation de râpeaux



Stérilisation des anses de platine,
Elles sont portées au rouge en quelques secondes



Stérilisation des cols de verrerie



Création d'un espace stérile autour du Techni+



Carénage de protection
toujours froid

4 Utilisation

Attention

Vous allez utiliser un appareil **Haute température**.

Respectez impérativement les consignes de sécurité.

1. Poser l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Brancher l'appareil dans une prise secteur 230 V avec terre.
3. Basculer l'interrupteur avec voyant de mise sous tension (rouge) sur la position ON. Le voyant s'allume. L'appareil est alors en service.

Attention

Lors de la première mise en service, il se peut qu'une fumée se dégage de l'appareil. Ceci est normal.

Elle se dissipera après quelques minutes.

Ce non-respect d'utilisation endommagerait les parties internes et de ce fait annulerait la garantie constructeur.

En cas de panne

Si le voyant de mise sous tension ne s'allume pas :

1. Basculer l'interrupteur de mise sous tension sur OFF.
2. Débrancher la prise secteur.
3. Changer le fusible (type fusible rapide 5 A. Haut pouvoir de coupure. 250 V).

Après vérification du fusible, si l'appareil ne fonctionne toujours pas, prendre contact avec le service après-vente.

L'utilisateur est averti que si l'appareil est utilisé d'une façon non indiquée par le constructeur, la protection assurée par le Techni+ peut alors être compromise.

Mise au rebut des produits en fin de vie



Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers.

Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

5 Service après-vente

La garantie est de 3 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
468 rue Jacques Monod
BP 1900
27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

** 0,15 € TTC/min. à partir d'un téléphone fixe*

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

