

Mesure chimique

**Ref :
703 086**

**Sonde de température pour
Intelligent-meter**

1 Présentation

Cette sonde de température est conçue pour être utilisée avec l'intelligent-meter (Réf 701 001). Elle se connecte à l'appareil de mesure par l'intermédiaire d'une carte électronique qui permet à ce dernier de reconnaître la sonde et de se configurer automatiquement pour réaliser les mesures de température.

Lorsque l'intelligent-meter est connecté à la sonde de température, il est possible d'activer la fonction de compensation automatique de température mode pH-mètre. Les mesures de pH ainsi réalisées sont d'une précision accrue.



Photo 1
Sonde de température

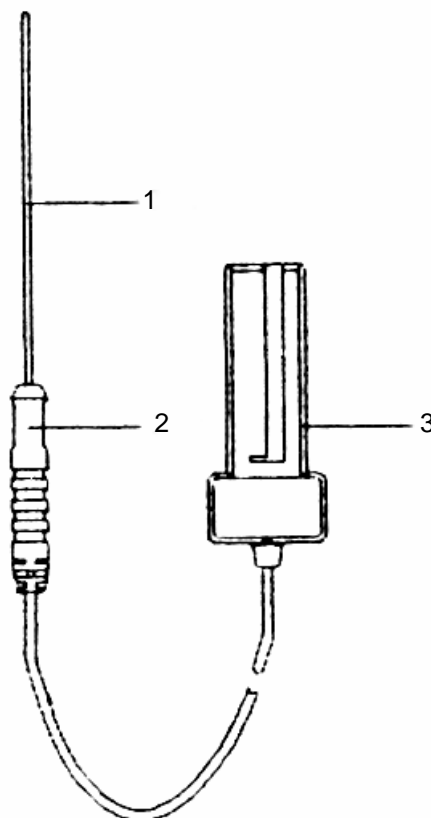


Schéma 2


1 – Corps de la sonde
thermométrique
2 – Poignée de préhension

3 – Carte de la sonde
thermométrique

2 Caractéristiques techniques

Gammes de mesure	0 – 65 °C / 32 – 149 °F.
Résolution	0,1 °C / 0,2 °F
Précision	0,8 °C / 1,5 °F
Capteur	Thermistance de précision
Dimensions	Tête de sonde (Ø x L) : 3,9 x 106 mm. Poignée (Ø x L) : 11 x 60 mm.

3 Mise en œuvre

Connecter la sonde de température sur la prise pour carte de sonde optionnelle de l'appareil (*voir notice de l'appareil*). Faire glisser le système de verrouillage de la carte sur la position « lock » indiquée par le symbole .

Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton « POWER ».

4 Mesures de température et compensation de température

Pour réaliser des mesures de température et utiliser la fonction de compensation automatique se référer à la notice de l'intelligent-meter.

Remarques :

La sonde de température n'est pas prévue pour les usages suivants :

- Mesure de température de flammes,
- Mesure de température d'appareils de chauffage dont la température dépasse le calibre de l'appareil,
- Mesure de température de solutions et de produits agressifs (acides et bases concentrées, produits oxydants),

L'utilisation de la sonde de température dans les conditions citées ci-dessus sont susceptibles d'endommager ou de détruire la sonde de température.

5 Service après vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE

Rue Jacques Monod

BP 1900

27 019 EVREUX CEDEX FRANCE

0 825 563 563 *

* 0,15 € TTC/ min à partir d'un poste fixe

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

