



## Bagues de protection **202248**

### Catégorie :

Composants optiques / protection

### Contenu :

Bagues plastiques (x10)  
Gant en vinyle de protection de composants  
Etiquettes pour marquage des bagues  
Notice

### Caractéristiques :

Bagues en matière plastique pour lentilles, miroirs et composants au diamètre 40 mm  
Fixation définitive. Epaisseur maximale : 4,5 mm

### Mode d'emploi :

- Mettre le gant en vinyle
  - Poser la bague sur une table ou surface plane
  - Saisir le composant avec le gant en le tenant par les arêtes
  - Positionner le composant devant la bague, du côté des crans d'arrêt
  - Appuyer fermement sur le centre du composant jusqu'à ce que les clips soient refermés
  - Prendre l'ensemble et finir d'enfoncer le composant au fond de la bague en appuyant sur les arêtes
- Des services au quotidien

# Des services au quotidien

## Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



### > Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [export@ovio-instruments.com](mailto:export@ovio-instruments.com)

## Commander, suivre une commande

### > Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)



## Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



### > Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [SAV@ovio-instruments.com](mailto:SAV@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

*Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.*