

## ***204585 – Cavalier porte-sonde pour ondes centimétriques***

*Le cavalier 204585 permet d'assurer un maintien stable pour la sonde fournie avec le kit ondes centimétriques 204 029.*

*Il a été spécialement conçu pour coulisser sur le banc gradué du même kit, et vous permettre de mesurer précisément la décroissance d'un signal électromagnétique en fonction de la distance à l'émetteur.*

### ***Contenu du kit et Assemblage***

1 support pour petits composants sur tige

1 embase de cavalier avec bouton moleté

Il suffit simplement de placer le support sur tige à l'emplacement prévu en maintenant la tige avec le bouton moleté


*Vue de face*



### ***Utilisation***

Grâce à l'index, il devient facile de repérer l'emplacement de la sonde par rapport au cornet émetteur.

Pour une mesure de décroissance du signal avec la distance, il suffit ensuite de faire coulisser le cavalier le long du banc gradué.

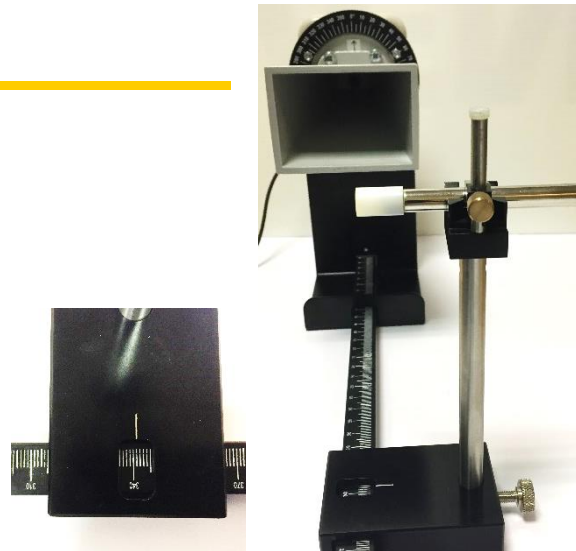

### ***Service Après Vente***

*Notre matériel est garanti 3 ans, dans des conditions normales d'utilisation. Si vous rencontrez un problème, le matériel doit être retourné dans nos ateliers après appel préalable (01 71 49 10 70) :*

## Des services au quotidien

### Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



#### > Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [export@ovio-instruments.com](mailto:export@ovio-instruments.com)

### Commander, suivre une commande

#### > Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [optique@ovio-instruments.com](mailto:optique@ovio-instruments.com)



### Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



#### > Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : [SAV@ovio-instruments.com](mailto:SAV@ovio-instruments.com)

Web : [www.ovio-optics.com](http://www.ovio-optics.com)

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.