


## ***Notice kit station météo Micro:Bit***

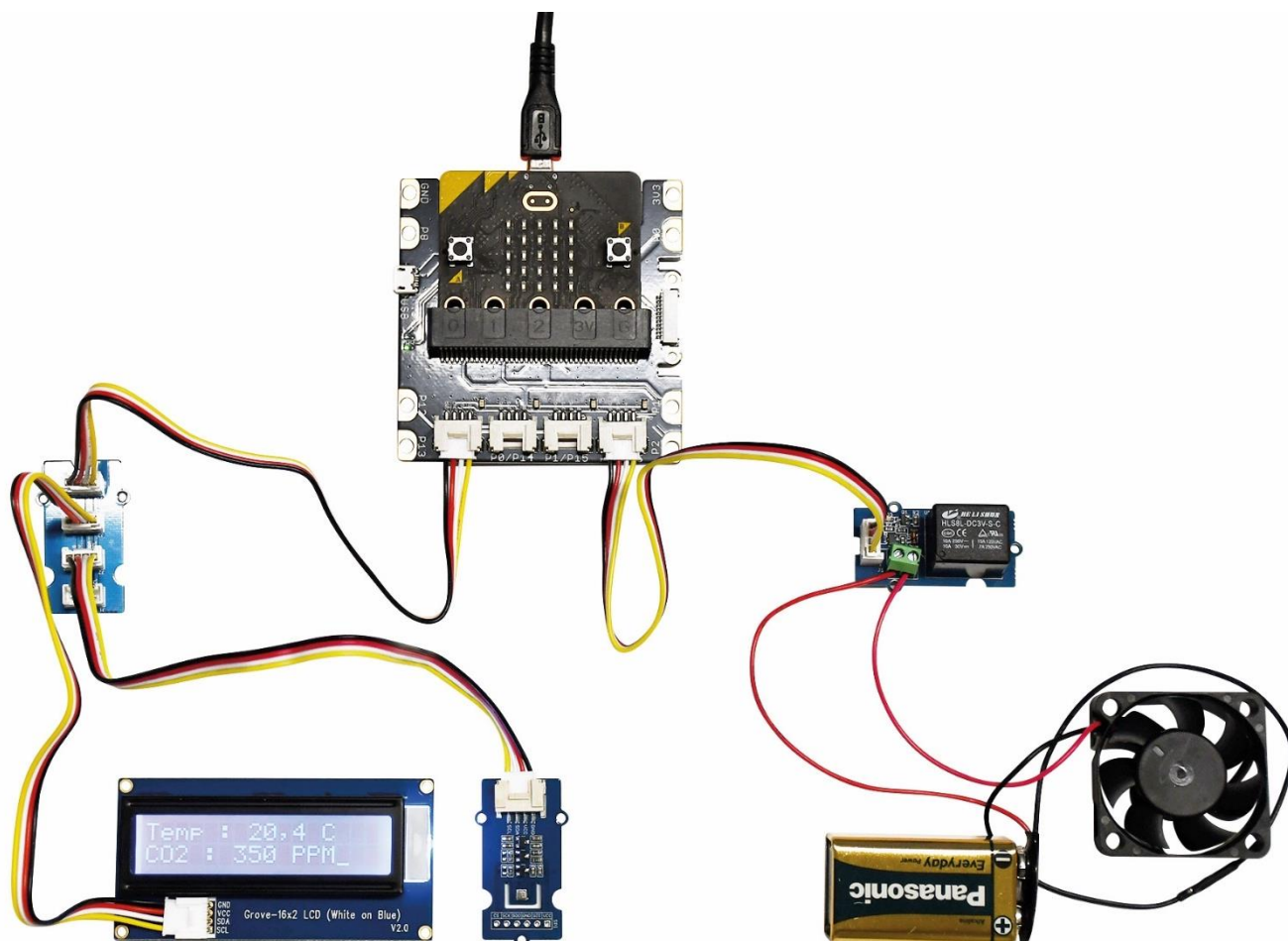


## **Nomenclature :**


Ref.	Désignation	Quantité
275782	Hub I2C Grove	1
277664	Afficheur LCD Grove	1
276302	Capteur de température Grove	1
275725	Relais Grove	1
315437	Clip pile 9VA	1
750970	Pile 9V	1
751472	Ventilateur 12V	1
750664	Gaine thermo-rétractable	1

## 1.0 Assemblage


1

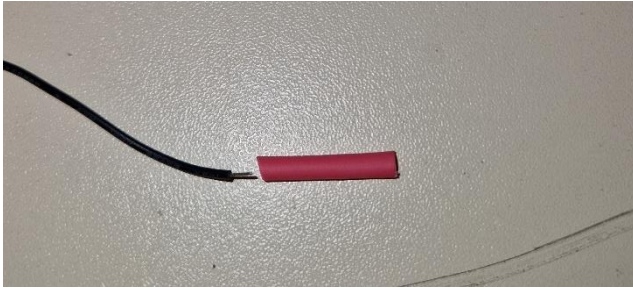

2

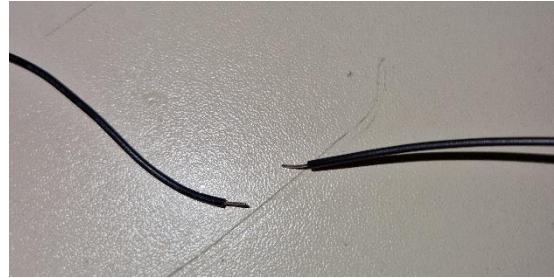

3

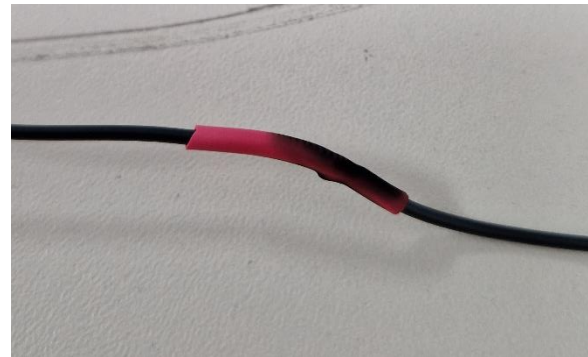

- 1- Couper un morceau d'environ 2 cm de long de la gaine thermo-rétractable, puis faites passer le câble noir du clip de pile 9V à l'intérieur.
- 2- Présenter le câble noir du clip pile 9V face au câble noir du ventilateur, puis faites une jonction des deux câbles.
- 3- Ramener la gaine thermo-rétractable à niveau du point de jonction et utiliser un fer à souder ou une source de chaleur pour rétracter la gaine afin d'isoler le point.

7ECHNOLOGIE SERVICES

***kit station météo Micro:Bit***

FORMAT  
A4


3

Le 22/11/2024

Nom : M

Prénom : T

1

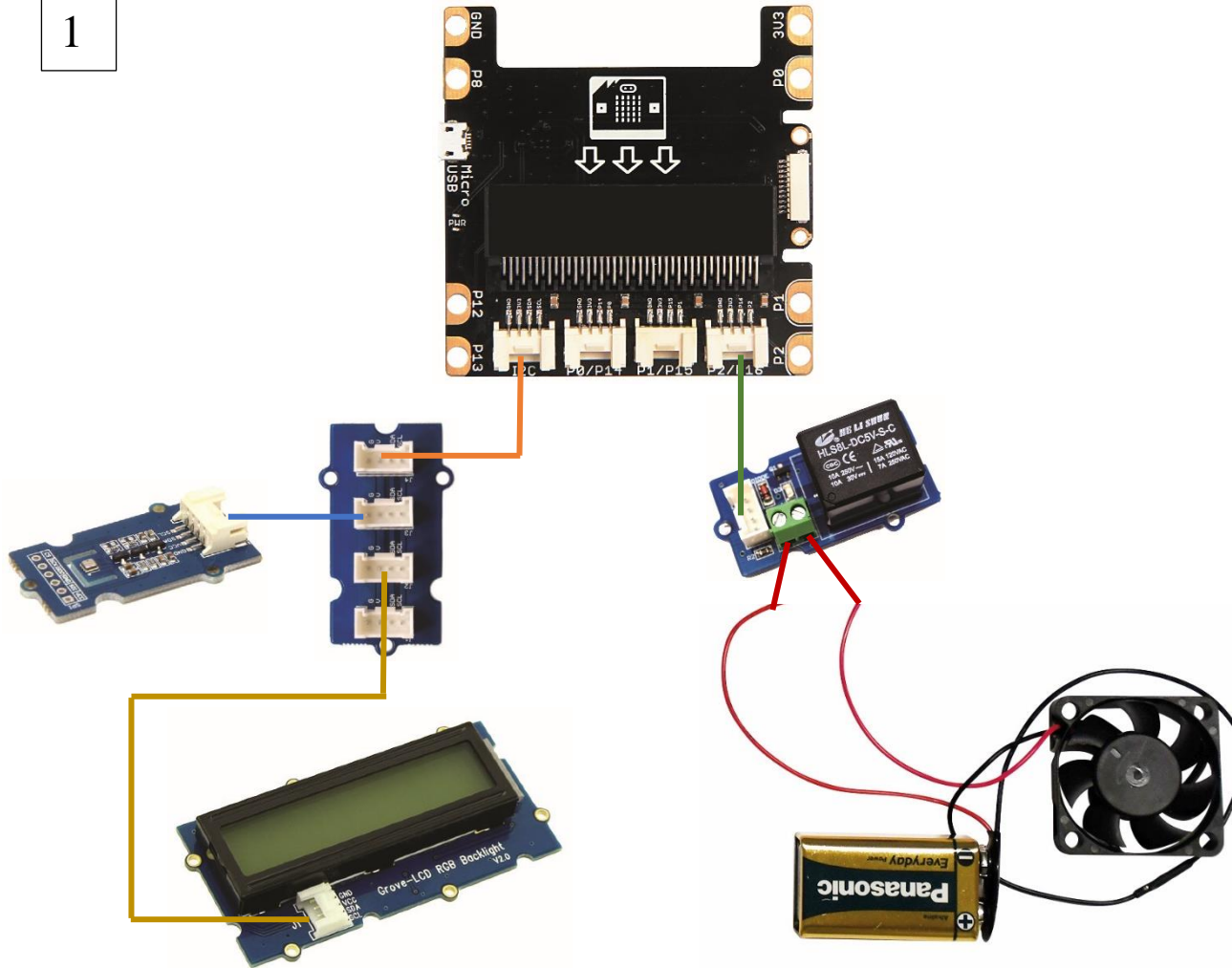

## 2.0 Câblage

4- Connecter maintenant les capteurs/actionneurs en suivant les instructions suivantes :

Port	Capteurs/Actionneurs	E/S
I2C	HUB I2C	E
P2/P16	Module relais Grove	E

TECHNOLOGIE SERVICES

**kit station météo Micro:Bit**

FORMAT  
A4

4

Le 22/11/2024

Nom : M

Prénom : T