

Tutoriel : Comment installer la cartouche d'encre et la batterie dans le palet

- 1/ À l'aide d'un tournevis plat, retire les deux vis situées sur le dessus du palet.
- 2/ Retire délicatement le capot du palet (pour éviter d'endommager la nappe de connecteurs).
- 3/ Avec le tournevis plat, retire les 4 vis de la base verte.
- 4/ Soulève délicatement le capot vert (toujours pour éviter d'abîmer la nappe de connecteurs).
- 5/ Sors la cartouche d'encre de son emballage.
- 6/ Retire le film de protection sur la tête d'impression.
- 7/ Place et clipse la cartouche d'encre dans l'emplacement prévu sur la base verte.
- 8/ Replace le capot sur la base, puis fixe-le avec les 4 vis.
- 9/ Prends la batterie, connecte-la au connecteur, puis insère-la entre les 3 broches.
- 10/ Replace le capot supérieur et fixe-le avec les 2 vis.
- 11/ Ton palet à coussin d'air avec impression jet d'encre est maintenant prêt à l'emploi !