

## **Tutoriel : Comment assembler l'accessoire : Centre d'inertie**

- 1/ Fais passer le connecteur à travers cet accessoire.
- 2/ Fixe ensuite le support de cartouche d'encre à l'aide de la bande Velcro.
- 3/ Attache ce deuxième accessoire sur l'un des palets à l'aide de l'élastique fourni.
- 4/ Grâce au Velcro, relie les deux dispositifs sur le second palet.
- 5/ Place le support de cartouche d'encre entre les deux palets, puis connecte le connecteur à l'un des deux palets.