

Tutoriel : Comment assembler l'accessoire : Marquage périphérique

1/ Clippe la cartouche d'encre sur l'accessoire périphérique.

2/ Fixe l'accessoire périphérique sur le palet à l'aide de la bande Velcro.

Attention : l'accessoire ne doit pas dépasser de la base du palet.

3/ Connecte le câble de l'accessoire au palet.

4/ Place l'accessoire poulie de l'autre côté du palet, à l'aide de la bande Velcro.

5/ Ajuste le centre d'inertie de l'ensemble en tournant la poulie.